

LaboDoser-10

Mode d'emploi

Traduction des instructions originales



N° de document : 16377026-02_C-fr

Date de parution : 2025.04.04

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.

Tous droits réservés. © Struers ApS.

Table des matières

1	Concernant ce mode d'emploi	4
2	Commencer	4
2.1	Description du dispositif	4
2.2	Vérifier la liste d'emballage	5
2.3	Déballer la machine	5
3	Installation	6
4	Opération LaboDoser-10	7
5	Changer la suspension diamantée/le lubrifiant	8
6	Maintenance	8
7	Fabricant	8

1 Concernant ce mode d'emploi



PRUDENCE

L'équipement Struers ne doit être utilisé qu'en rapport avec et comme décrit dans le mode d'emploi fourni avec l'équipement.



Remarque

Lire le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.




Remarque

Pour voir le détail d'une information spécifique, voir la version en ligne de ce mode d'emploi.

2 Commencer


2.1 Description du dispositif

LaboDoser-10 monté sur LaboPol

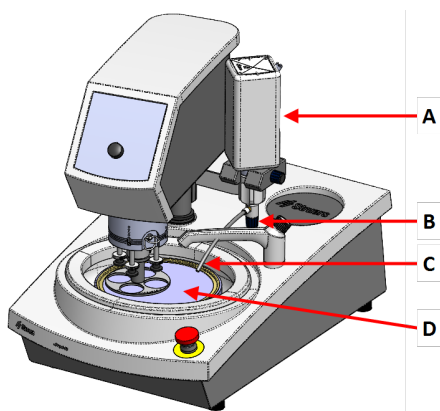

- A LaboDoser-10 suspension diamantée/bouteille de lubrifiant
- B Soupape réglable
- C Buse de dosage
- D Disque de préparation

LaboDoser-10 monté sur un meuble support LaboDoser-10

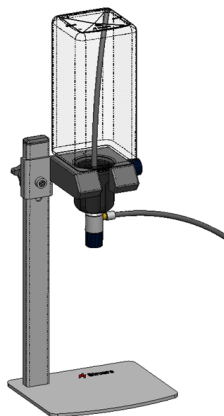

2.2 Vérifier la liste d'emballage

La caisse de transport contient les pièces suivantes:

Unités.	Description
1	LaboDoser-10 unité avec bouteille de 1,0 litre
1	Tube d'aspiration pour bouteille de 0,5 litre
1	Outil pour retirer l'insert de connecteur facile
1	Clé hexagonale de 3 mm
1	Fixation pour bras du doseur
2	Vis hexagonale à pans creux
1	Jeu de modes d'emploi

2.3 Déballez la machine



Remarque

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les fixations d'origine pour une éventuelle utilisation future.

1. Couper le ruban adhésif sur le haut de la boîte.
2. Sortir les pièces détachées.
3. Sortir l'unité de la caisse.

3 Installation




Conseil

Si la suspension diamantée ou le lubrifiant n'est pas utilisé(e) pendant une période prolongée, retirer la bouteille du support de bouteilles et la conserver en position debout.

LaboDoser-10 peut être monté sur la colonne des unités suivantes :


- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Procédure

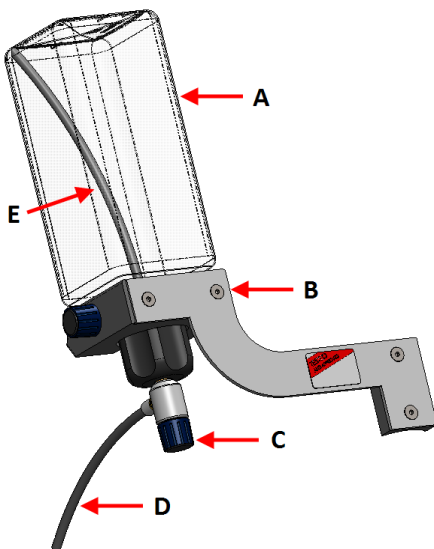

- | | |
|---|----------------------------|
| A Suspension
diamantée/bouteille
de lubrifiant | D Buse de dosage |
| B Bras de dosage | E Tube d'aspiration |
| C Soupape réglable | |

1. Utiliser la fixation et les deux vis pour monter le bras de dosage sur la colonne de la machine.
2. Si vous utilisez une nouvelle bouteille avec suspension diamantée ou lubrifiant, retirer le couvercle et utiliser l'outil pour retirer l'insert de raccord facile sur la bouteille.

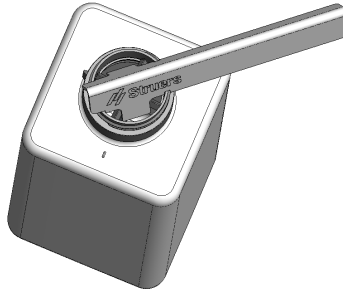

3. Le couvercle LaboDoser-10 est monté avec un tube d'aspiration (A) pour une bouteille de 1,0 litre.
Si vous utilisez une bouteille de 0,5 litre, passez au tube court (B).



Remarque

S'assurer de monter le tube avec l'extrémité inclinée vers le bas.

4. Attacher le couvercle de la bouteille avec la soupape réglable sur une bouteille de suspension diamantée/lubrifiant Struers.
5. Insérer la bouteille dans le bras du dosage.

4 Opération LaboDoser-10

L'opérateur règle une soupape pour appliquer la quantité requise de suspension diamantée ou de lubrifiant sur le disque de préparation.

1. Positionner la buse de dosage en position optimale sur le disque de préparation.
2. Ouvrir la soupape et régler le niveau de dosage de la suspension diamantée/du lubrifiant.

3. Une fois l'étape de préparation terminée, fermer la soupape pour arrêter le dosage.

5 Changer la suspension diamantée/le lubrifiant

Struers recommande l'utilisation d'un couvercle spécifique pour chaque consommable.

Pour utiliser le couvercle avec un autre consommable:

1. Retirer la bouteille.
2. Maintenir fermement la bouteille et retirer le couvercle.
3. Vider la bouteille et remplir d'une solution savonneuse légère.
4. Ouvrir la soupape et nettoyer la buse de dosage.
5. Remplacer l'eau savonneuse par de l'eau propre et répéter la procédure ci-dessus.
6. Mettre le couvercle de la bouteille sur une suspension diamantée/bouteille de lubrifiant Struers.

6 Maintenance

Si le LaboDoser-10 n'a pas été utilisé pendant une longue période, nous vous recommandons de le nettoyer avant utilisation et de retirer toute suspension diamantée/tout lubrifiant séché.

7 Fabricant

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemark
Téléphone : +45 44 600 800
Fax : +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilité du fabricant

Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect de ces restrictions pourra entraîner une annulation des obligations légales de Struers.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans le texte et/ou les illustrations dans ce mode d'emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront subir des modifications ou des changements sans aucun avis préalable. Certains accessoires ou pièces détachées, ne faisant pas partie de la présente version de l'équipement, peuvent cependant être mentionnés dans le mode d'emploi.

Le fabricant ne sera considéré comme responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et la performance de l'équipement que si l'équipement est utilisé, entretenu et maintenu conformément aux instructions du mode d'emploi.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library