



Handbuch Nr.: 13707001

Auslieferungsdatum: 10.08.2009





Drybox-2 Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen

- 1. Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Drybox-2 die Gebrauchsanweisung.
- 2. Bei langen und dünne Proben vorsichtig sein, da Gefahr besteht einen elektrischen Schlag zu bekommen, wenn die Proben aus Versehen durch das Schutzgitter gesteckt werden.
- **3.** Drybox-2 sollte nicht bei Raumtemperaturen von weniger als 5 °C betrieben werden. Drybox-2 nicht zum Aufheizen eines Raumes verwenden.
- **4. Achtung**, die Proben in Drybox-2 können sehr heiß werden.
- Die Proben k\u00f6nnen durch unsachgem\u00e4\u00dfe Erhitzung in Drybox-2 zerst\u00f6rt werden.

Das Gerät darf nur für seinen vorgesehenen Anwendungszweck und wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwendet werden.

Das Gerät ist für die Anwendung mit anderen Struers Geräten und Verbrauchsmaterialien vorgesehen. Falls unzulässiger Gebrauch, falsche Installation, Veränderung, Vernachlässigung, unsachgemäße Reparatur oder ein Unfall vorliegt, übernimmt Struers weder die Verantwortung für Schäden des Benutzers, noch für solche am Gerät.

Die für Kundendienst und Reparatur erforderliche Demontage irgendwelcher Teile des Gerätes bzw. der Maschine sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.



Ensorgung

Das WEEE-Symbol auf Ihrem Gerät weist darauf hin, dass es sich um ein WEEE-relevantes Gerät handelt, dass entsprechend getrennt entsorgt werden muss.

Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen Verwaltungsbehörde.

Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Inbetriebnahme
- 2. Bedienung
- 3. Technische Daten

Geben Sie bitte bei technischen Anfragen oder bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Seriennummer und die Spannung/Frequenz an. Diese Angaben finden sie entweder auf dem Deckblatt der vorliegenden Gebrauchsanweisung, auf dem unten angebrachten Schild oder auf dem Typenschild des Gerätes selbst.

Datum und Artikelnummer der Gebrauchsanweisung sind u.U. auch zu nennen. Diese Information finden Sie ebenfalls auf dem Deckblatt.

Beachten Sie bitte die nachstehend genannten Einschränkungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung der Firma Struers beschränken oder aufheben:

<u>Gebrauchsanweisungen:</u> Eine von der Firma Struers veröffentlichte Gebrauchsanweisung darf nur auf solche Struers Geräte angewendet werden, für die diese Gebrauchsanweisung ausdrücklich bestimmt ist. <u>Wartungshandbücher:</u> Ein von der Firma Struers veröffentlichtes Wartungshandbuch darf nur von ausgebildeten Technikern benutzt werden, die von Struers dazu berechtigt wurden. Das Wartungshandbuch darf nur für die Struers Geräte angewendet werden, für die es ausdrücklich bestimmt ist.

Struers übernimmt für Irrtümer in Text und Bild der Veröffentlichungen keine Verantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Gebrauchsanweisungen und Wartungshandbücher jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In den Gebrauchsanweisungen und Wartungshandbüchern können Zubehör und Teile erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Geräteversion sind.

Der Inhalt der Gebrauchsanweisungen und Wartungshandbücher ist Eigentum der Firma Struers. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert werden.

Alle Rechte vorbehalten © Struers 2009.

Struers A/S

Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Denmark Telephone +45 44 600 800 Fax +45 44 600 801

1. Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie, ob Spannung und Frequenz mit dem Typenschild überein stimmt. Die elektrischen Kabel mit einem passenden Stecker verbinden, so daß gelb/grün mit Erde, blau mit Neutral und braun mit Phase verbunden werden.

2. Bedienung

Drybox-2 ist ein kombiniertes Trocken- und Aushärtegerät für die metallographische und mineralogische Probenpräparation. Es wird zur Beschleunigung der Aushärtung von Kalteinbettmitteln und Klebern und zum Trocknen von Proben nach Reinigung beim Schleifen und Polieren und Ätzen verwendet.

Beim Kalteinbetten entsteht Wärme beim Aushärten. Deshalb soll die Beschleunigung des Aushärtevorganges in einem Luftstrom, der die Wärme entfernt, die über der Temperatur des Luftstromes liegt, vorgenommen werden. Läßt man die Luft nicht strömen, steigt die Temperatur im Kunststoff unkontrollierbar, und er wird dadurch zerstört.

Wird Drybox-2 zum Trocknen verwendet, werden die Proben mit der polierten Fläche nach oben in einen Drahtkorb gegen den Warmluftbläser gelegt. Sind die Proben in einer Probenhalterscheibe festgespannt, wird der ganze Halter mit den Proben nach oben in Drybox-2 gelegt. Die Lufttemperatur wird auf Maximum gestellt, es sei denn dass:

- Die Proben diese Temperaturen nicht vertragen können
- Der Probenhalter so warm wird, daß er danach nicht angefaßt werden kann
- Die Proben Risse oder Poren haben, aus denen die Reinigungsoder Ätzflüssigkeit herausläuft. In diesem Fall wird mit kalter Luft getrocknet.

Wird Drybox-2 zum Kalteinbetten verwendet, kann die Aushärtezeit reduziert werden.

3. Technische Daten

Spannung 110-120V/ 50-60Hz 1500 W

110 120 1/ 00 00112	1000 11
220V/ 50Hz	2000 W
220V/ 60Hz	2000 W

Luftstrom 5 m/s

Abmessungen Höhe 172 mm

Länge 290 mm Breite 297 mm

Gewicht 4,5 kg



Deutsch

Konformitätserklärung

Hersteller Struers ApS
Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Dänemark Telefon +45 44 600 800

erklärt hiermit, dass

Produktname: Drybox

Art. Nr.: 03706133, 03706134

Maschinenart: Trockner Typen Nr.: 370

konform ist mit allen folgenden relevanten Bestimmungen:

Niederspannungs-Richtlinie in Übe 2014/35/EU EN 60:

in Übereinstimmung mit folgenden Standard(s):

EN 60204-1:2006/AC:2010

und übereinstimmt mit der:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU in Übereinstimmung mit folgenden Standard(s): EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 in Übereinstimmung mit folgenden Standard(s):

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

EN 50581:2012.

Ergänzende Information

Das Gerät entspricht den folgenden Standards:

UL 508, FCC 47 CFR part 15.

Die obenstehende Konformität ist in Folge der globalen Methode, Modul A erklärt.

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:

Klavs Tvenge

Director of Business Development

Struers ApS Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Dänemark

Austellungsdatum: 05.10.2017

Doc. nr.: 13707901

Rev.: A



Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Denmark

Drybox-2Spare Parts and Diagrams




Manual No.: 13707001

Date of Release 10.08.2009



Spare Parts and Diagrams

Spare Parts	Description	
	Cabinet, complete	370MP001
	Front plate	370MP002
	Specimen table, complete	
	Bottom plate, complete	
	Angular blower plate	
	Grid	
	Printed circuit board, complete	
	Tangential blower 220V-240/50Hz	
	Tangential blower 220-240V/60Hz	
	Tangential blower 110-120V/50-60Hz	
	Transformer for tangential blower (220-240V/50-60H	
	Switch	
	Pilot-lamp	
	Knob with cover and arrow disc	
	Triac 0 4015	
	Terminal strip	
	Screwed cable entry with connecting piece and nut	
	Basket	042366904
Diagrams	Table of Contents	Drawing
	Component illustration	13700021B
	Circuit diagram, 220V/50Hz	13700023C
	Circuit diagram, 110-115V/50Hz-60Hz	13700029C
	Circuit diagram, 220V/60Hz	13700033B
	Wiring diagram, 220V/60Hz	13700036B
	Wiring diagram, 110-115V/50Hz-60Hz	13700037B

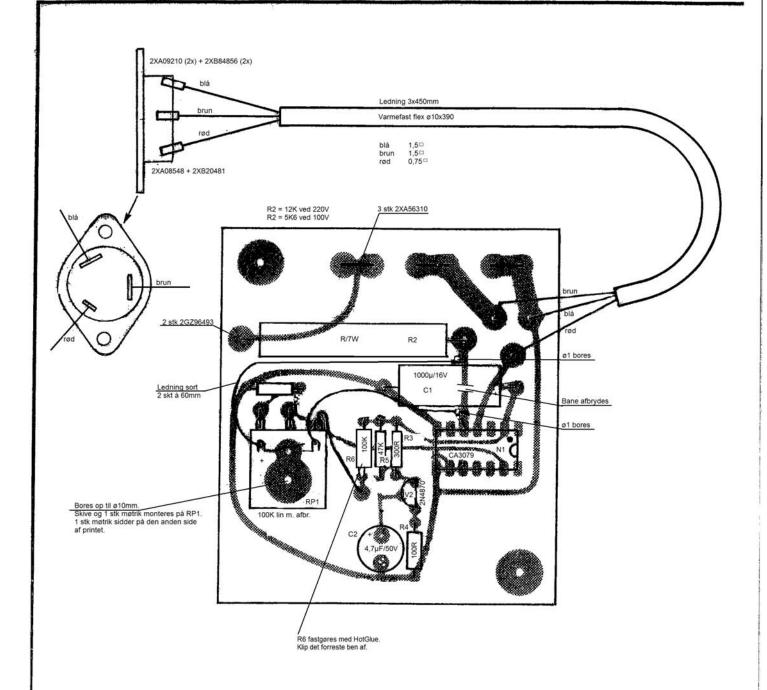

C. Hul til RP1 bores op til ø10. R6: 62K->56K. Scannet til TIF-fil. 2016-01-05 BRY/CZO

D. Tekst om 110V ved 3 polet ledning fjernet. 2016-08-09 BRY/CZO.

E. R6: Fast modstand 56K -> Trim modstand 100K. 2017-06-28 bry/czo

Matr.: .

STRUERS K/S

Målestok:


Erstatter:


Tegn. 16:4 15-12-80 Dato


Anvendes i type:


Component illustration


13700021 E

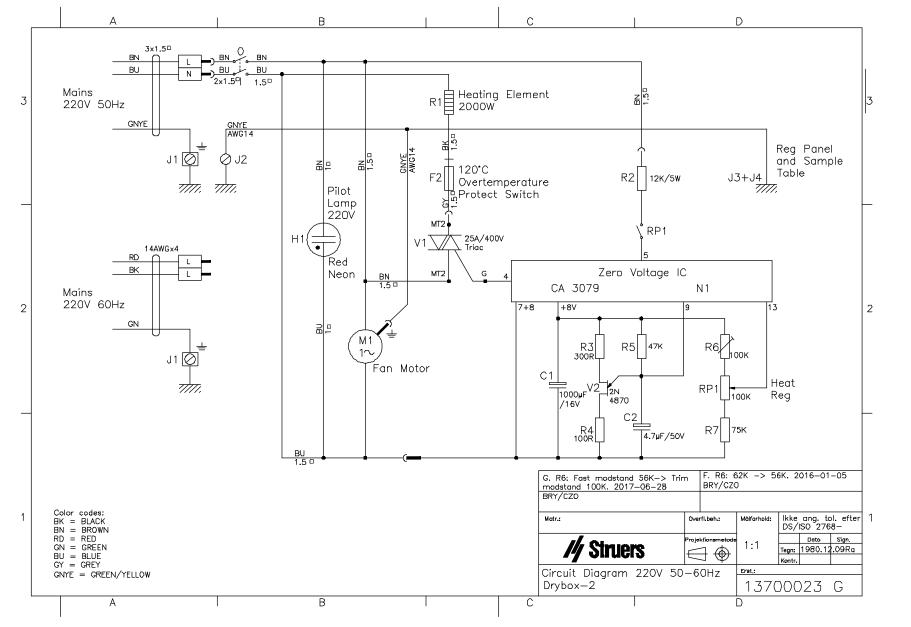

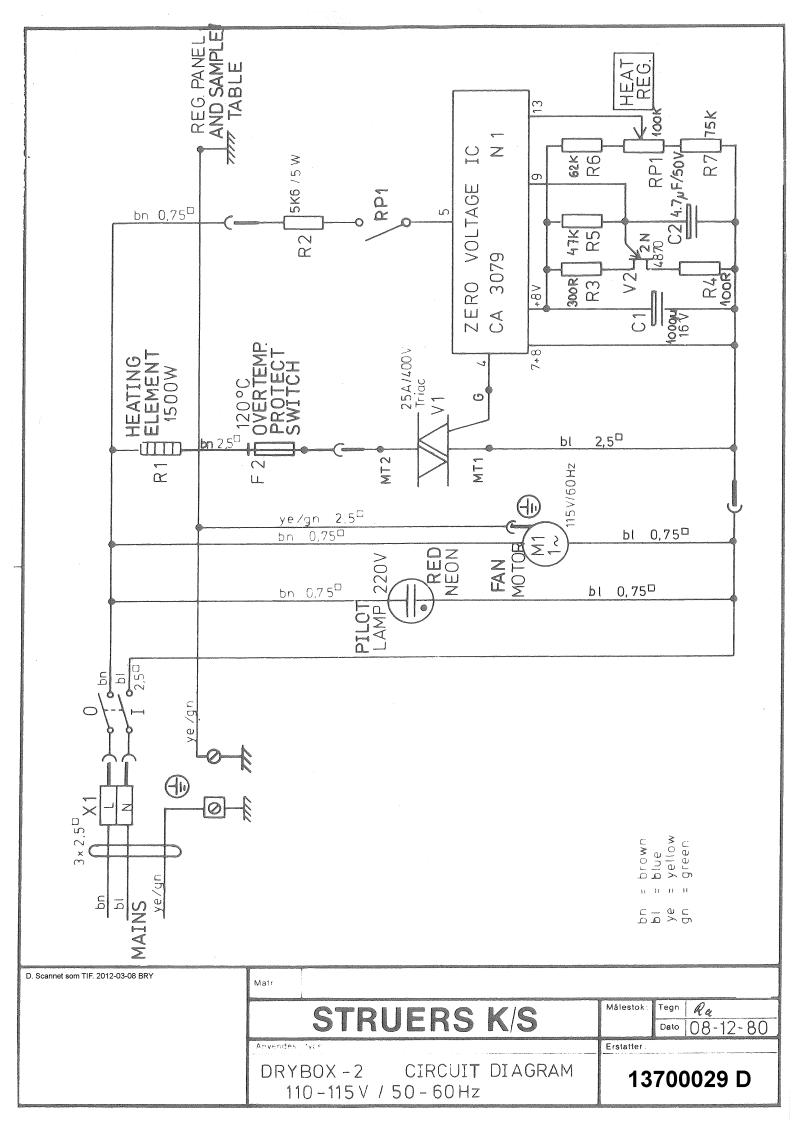

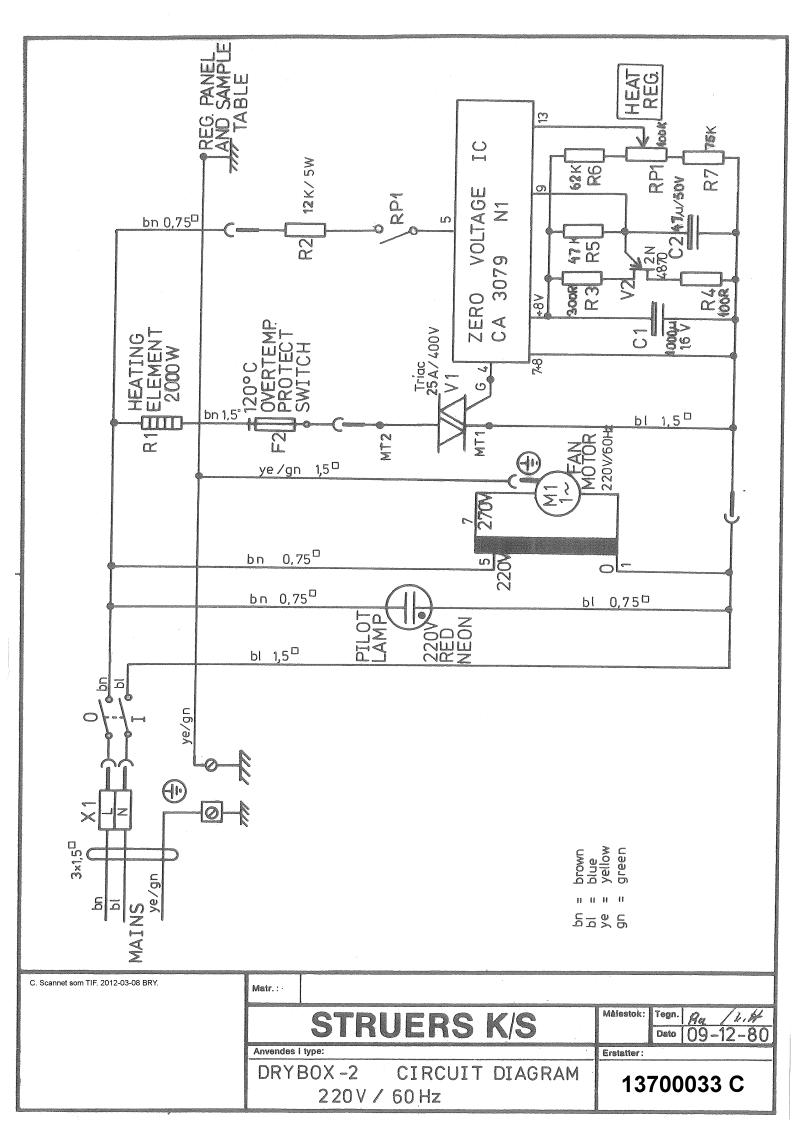

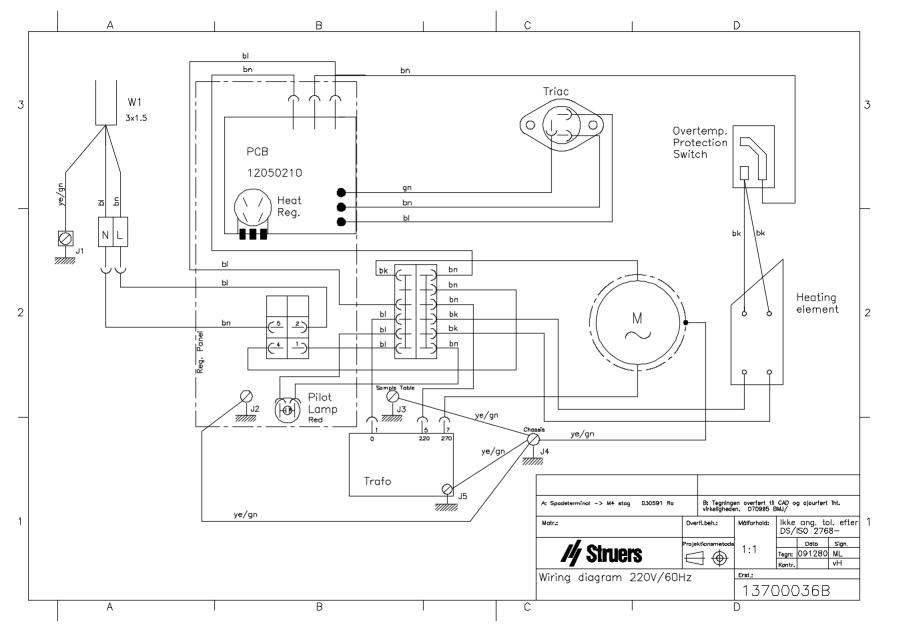

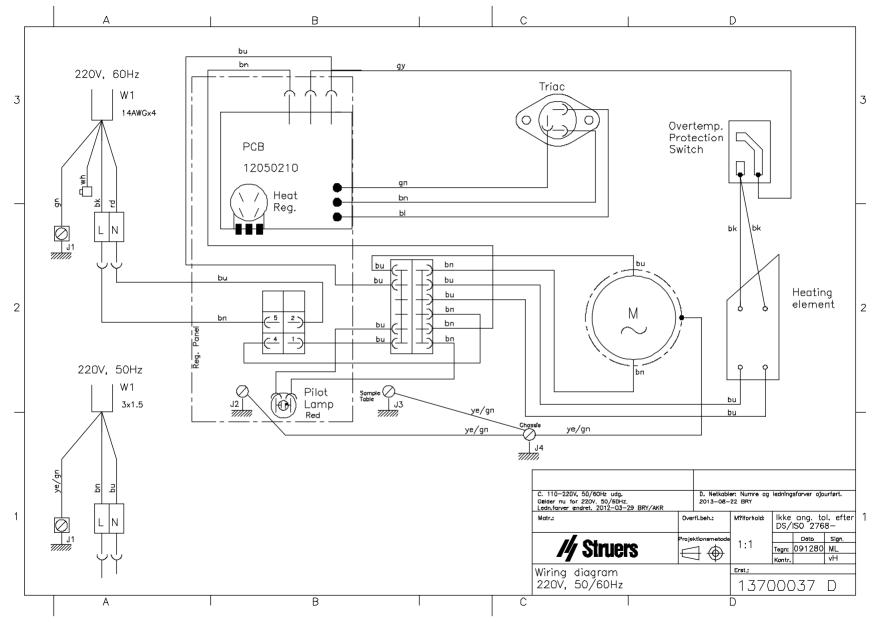



Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Denmark