



Handbuch Nr. 15727005

Auslieferungsdatum: Œ0F.201I

Gebrauchsanweisung



#### ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

Geben Sie bitte bei technischen Anfragen oder bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die *Seriennummer* und die *Spannung/Frequenz* an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Geräts bzw. der

Beachten Sie bitte die nachstehend genannten Einschränkungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung der Firma Struers beschränken oder aufheben:

Gebrauchsanweisungen: Eine von der Firma Struers veröffentlichte Gebrauchsanweisung darf nur in Zusammenhang mit den Struers-Geräten benutzt werden, für die diese Gebrauchsanweisung ausdrücklich bestimmt ist

**Wartungshandbücher:** Ein von der Firma Struers veröffentlichtes Wartungshandbuch darf nur von ausgebildeten Technikern benutzt werden, die von Struers dazu berechtigt wurden. Das Wartungshandbuch darf nur in Zusammenhang mit dem Struers-Gerät benutzt werden, für das dieses Wartungshandbuch ausdrücklich bestimmt ist.

Struers übernimmt für Irrtümer in Text und Bild der Veröffentlichungen keine Verantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Gebrauchsanweisungen und Wartungshandbücher jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In den Gebrauchsanweisungen und Wartungshandbüchern können Zubehör und Teile erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Geräteversion sind.

**Originalgebrauchsanweisung.** Der Inhalt der Gebrauchsanweisungen und Wartungshandbücher ist Eigentum der Firma Struers. Kein Teil dieser Gebrauchsanweisung darf ohne schriftliche Genehmigung von Struers reproduziert werden.

Alle Rechte vorbehalten  $\ensuremath{\texttt{@}}$  Struers 201I .

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK 2750 Ballerup
Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801



## ViaKit Basic Sicherheitshinweise

# Vor Gebrauch sorgfältig lesen

- Der Stempel des Vialnserter übt beträchtliche Kraft aus. Beim Herunterziehen des Hebels dürfen Finger oder andere Körperteile nicht unter den Stempel geraten.
- 2. Gehen Sie mit dem ViaHolder Single Sample sorgsam um; wenn er herunterfällt, können Verletzungen verursacht werden.
- 3. Beim Benutzen von Vialnserter und ViaHolder Single Sample müssen diese auf einer ebenen, stabilen Arbeitsfläche stehen, die für die betreffende Last vorgesehen ist, einschließlich der vom Hebel des Vialnserter verursachten zusätzlichen Belastung.
- 4. Beim Verwenden des spitzen Reinigungswerkzeugs empfiehlt es sich, eine Schutz-, bzw. Sicherheitsbrille zu tragen. Abplatzende Epoxidpartikel können Augenverletzungen verursachen.

Das Gerät darf nur für seinen vorgesehenen Anwendungszweck und wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwendet werden.

Für die Benutzung der Geräte bzw. der Maschinen sind die Verbrauchsmaterialien von Struers vorgesehen. Falls unzulässiger Gebrauch, falsche Installation, Veränderung, Vernachlässigung, unsachgemäße Reparatur oder ein Unfall vorliegt, übernimmt Struers weder die Verantwortung für Schäden des Benutzers noch für solche am Gerät.

Die für Kundendienst und Reparatur erforderliche Demontage irgendwelcher Teile des Gerätes bzw. der Maschine sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. ViaKit Basic - zu Beginn	
ViaKit Basic auspacken	
Inhalt der Packung prüfen	3
ViaKit Basic kennenlernen	
Skalenteilung am ViaHolder Single Sample	
Werkzeuge für ViaHolder Single Sample	
Werkzeug zur Entnahme der Einbettung	5
Treppenlehre für Vialnserter	5
Vialnserter	
Form für ViaKit Basic	7
Über Struers Coupons	7
2. ViaKit Basic benutzen	
Reihenfolge der Arbeitsschritte	8
Coupons auf die Positionierstifte stecken	
Sitz und Abstände prüfen	
Coupons reinigen	
Einbettringe reinigen	
Das spitze Reinigungswerkzeug benutzen	
Halbringförmiges Reinigungswerkzeug benutzen	
ViaHolder Single Sample reinigen	
Probe einbetten	
Einbettring ölen	
Alternative Art das Öl aufzutragen	
Einlegen der aufgereihten Coupons	
Verschlusskappe aufsetzen	
Einbettmittel einfüllen	
Verschlusskappe abnehmen	
Einbettring entfernen	17
ViaHolder Single Sample bestücken	
Positionierstifte prüfen	
Einbettungen in den ViaHolder Single Sample einsetzen.	20
Schleifen und Polieren	
Diamantstopps markieren	21
Zielebene des eingebetteten Coupons	
Materialabtrag der Schleif- und Polierstufen	22
Planschleifen / Position A	23
Feinschleifen / Position B	
Optionales zusätzliches Feinschleifen	
Polieren / Position C	26
Präparationsmethoden für Coupons	26
Standard Methode	
Fortgeschrittene Methode	
Spezial Methode	
Einbettungen aus dem ViaHolder Single Sample nehmen	
Einbettungen nach Sichtprüfung wieder einsetzen	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

## ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

3.	Wartung und Reinigung	
	Holder Single Sample Schmierung	
Via	Holder Single Sample reinigen	30
Via	Inserter und die Treppenlehre reinigen	30
Ein	bettringe reinigen	30
4.	Fehlerbeseitigung	31
5.	Verbrauchsmaterial	34
6.	Ersatzteile	34
7.	Technische Daten	35

## 1. ViaKit Basic - zu Beginn

#### ViaKit Basic auspacken

ViaKit Basic wird in einer einzigen Packschachtel geliefert, in der verschiedene Schutzbehälter zur Aufbewahrung der Präzisionskomponenten des ViaKit Basic enthalten sind. Die Traggriffe der Aufbewahrungsbehälter erleichtern deren Transport. Struers empfiehlt den Nutzern, die Präzisionsteile des ViaKit Basic, einschließlich der Einbettringe, immer in den dafür vorgesehenen Aufbewahrungsbehältern unterzubringen.

- Öffnen Sie die Packschachtel und achten Sie beim Durchtrennen des Klebebandes auf der Schachteloberseite darauf, die drinnen stehenden Aufbewahrungsbehälter mit dem Messer nicht zu beschädigen.
- Nehmen Sie die Aufbewahrungsbehälter und den restlichen Inhalt aus der Packschachtel.
- Öffnen Sie die Aufbewahrungsbehälter und prägen Sie sich die Lagerposition des Vialnserter und des ViaHolder Single Sample in den jeweiligen Behältern ein. Dies erleichtert Ihnen später das Einsetzen der Komponenten in die Behälter.

#### Inhalt der Packung prüfen

Folgende Gegenstände sollten Sie in der Packung finden:

- 1 Vialnserter
- 1 Treppenlehre
- 1 ViaHolder Single Sample
- 1 Entnahmewerkzeug für ViaMount
- 6 Einbettringe (wiederverwendbar) für ViaKit Basic Formen
- 1 Satz Werkzeuge für ViaMountbestehend aus:
  - 1 Spitzes Reinigungswerkzeug
  - 1 Halbringförmiges Reinigungswerkzeug
  - 1 Flasche Silikonöl
- 250 Verschlusskappen für ViaKit Basic Form
- 500 Positionierstifte
- 1 Caran D'ache Wachsstift
- 1 Satz Gebrauchsanweisung


#### ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

#### ViaKit Basic kennenlernen

ViaKit Basic ist ein automatisches Präparationssystem für Coupons, das gleichzeitig bis zu 6 Einbettungen mit jeweils 6 Coupons (insgesamt 36 Coupons) mit einer Systemgenauigkeit von  $\pm 10~\mu m$  präpariert.

Nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um Lage und Namen der Teile des ViaKit Basic kennenzulernen.

ViaHolder Single Sample – von unten

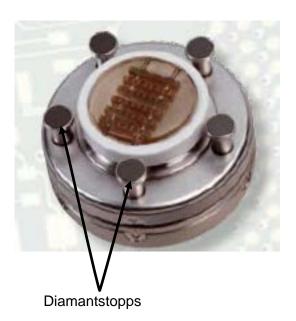

Skalenteilung am ViaHolder Single Sample




Eine Drehbewegung des unteren Rings am ViaHolder Single Sample verschiebt die Einbettungen vertikal und relativ zur Oberfläche der Diamantstopps.

Folgende Werte entsprechen der Vertikalbewegung der jeweiligen Drehbewegung.

Abstand der Teilstriche: 50  $\mu$ m Entfernung der Positionen A und B: 200  $\mu$ m Entfernung der Positionen B und C: 800  $\mu$ m

Werkzeuge für ViaHolder Single Sample

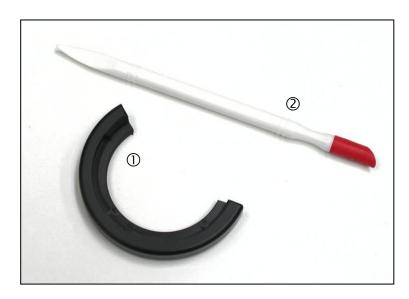


- ① Halbringförmiges Reinigungswerkzeug
- ② Spitzes Reinigungswerkzeug

Werkzeug zur Entnahme der Einbettung



Treppenlehre für Vialnserter

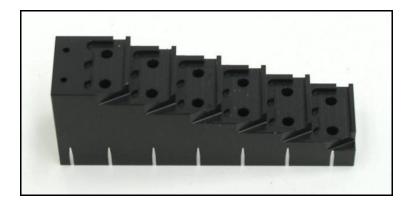

#### Vialnserter




- ① Einbuchtung zur Entnahme der Einbettung
- ② Handgriff
- 3 Stempel mit Magnethalterung der Positionierstifte
- Nut f
   r
   i
   i
   reppenlehre
- ⑤ Öffnungen zur (optionalen) Befestigung des Vialnserter am Werktisch
- © Richtmarke für die Treppenlehre

#### Form für ViaKit Basic



### Über Struers Coupons

Coupons, die mit dem ViaKit Basic eingebettet werden, müssen die Abmessungen eines Standard Struers Coupons einhalten:

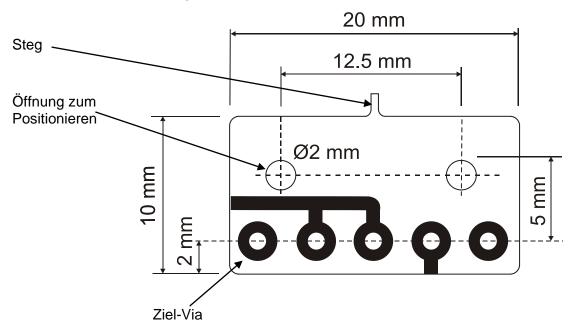

Die mit dem ViaSampler ausgefrästen Coupons weisen einen kleinen Verbindungssteg auf. Dieser Steg erleichtert die Orientierung des Coupons beim Einführen der Positionierstifte und beim Ausrichten der Form. Der Steg liegt bezüglich der Ziel-Vias auf der entgegengesetzten Seite, d.h. in der obigen Zeichnung am Oberrand.

## 2. ViaKit Basic benutzen

#### Reihenfolge der Arbeitsschritte

Folgende Arbeitsschritte sind auszuführen:

Coupons mit dem Vialnserter auf die Positionierstifte stecken Coupons reinigen

ViaMount Einbettring und ViaHolder Single Sample reinigen

ViaMount Einbettring ölen

Verschlusskappe auf ViaMount einrasten

Proben einbetten

Einbettung aus dem ViaMount entnehmen

Oberteil der Verschlusskappe entfernen

Einbettringe entfernen

Einbettungen in den ViaHolder Probenhalter einsetzen

Einbettungen planschleifen Einbettungen feinschleifen

Einbettungen polieren

Proben aus dem Probenhalter entnehmen

# Coupons auf die Positionierstifte stecken

Zum Aufstecken der Coupons auf die Positionierstifte wird der Vialnserter und die Treppenlehre benutzt. Es lassen sich bis zu 6 Coupons auf ein Paar Positionierstifte stecken. Coupons unterschiedlicher Leiterplattentypen und Dicken können gleichzeitig erfasst werden. Für jede Form ist ein Paar Positionierstifte erforderlich.

■ Legen Sie bis zu 6 Coupons auf die Treppenlehre, maximal einen auf jede Stufe. Der beim Fräsen am Coupon stehengebliebene Steg passt in eine Aussparung der Stufe.


#### **HINWEIS**

Falls weniger als 6 Coupons benutzt werden, zentrieren Sie die Coupons, d.h. bei 3 Coupons verwenden Sie die Stufen 2, 3 und 4. Wenn allerdings die Leiterplattendicke zwei angrenzender Coupons 4 mm oder mehr beträgt, muss eine Stufe ausgelassen werden. Siehe Text unten.

#### **WICHTIG**

Die Leiterplattendicke zweier benachbarter Coupons darf nicht mehr als 4 mm betragen. Dadurch wird sichergestellt, dass zwischen den Platten mindestens 1 mm Abstand eingehalten wird und das Einbettmittel beim Einbetten in den Spalt eindringen kann.

Stecken Sie zwei Positionierstifte in die Öffnungen der obersten Stufe der Treppenlehre.  Platzieren Sie die Treppenlehre so in die Nut der Grundplatte des Vialnserter, dass die Ausrichtmarkierung unterhalb der Stifte auf die Richtmarke des Vialnserter ausgerichtet ist.

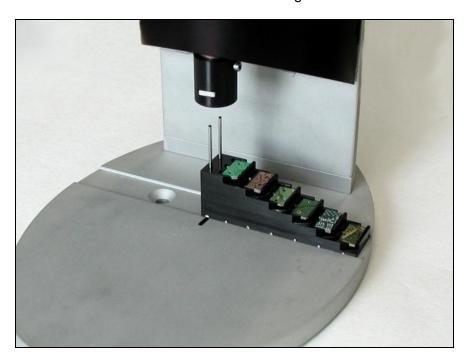

■ Ziehen Sie den Handgriff des Vialnserter so weit nach unten, bis die Stifte in die Magnethalterung auf der Unterseite des Vialnserter-Stempels einrasten. Lassen Sie den Griff los.




Richten Sie die Marke unterhalb der obersten Couponstufe der Treppenlehre an der Richtmarke der Grundplatte des Vialnserter aus.



- Ziehen Sie den Griff des Vialnserter langsam so weit nach unten, bis sich die Stifte unmittelbar über dem Coupon befinden, und führen Sie jetzt kleine Positionskorrekturen der Treppenlehre in der Nut so aus, dass die Stifte präzise auf die Führungslöcher ausgerichtet sind.
- Ziehen Sie den Handgriff bis an den Anschlag nach unten.
- Lassen Sie den Griff los. Der Coupon verbleibt auf den Stiften.
- Bringen Sie die Ausrichtmarkierung unter der nächsten Stufe mit der Richtmarke auf der Grundplatte des Vialnserter in Deckung und ziehen Sie den Handgriff nach unten.
- Bei jedem verbleibenden Coupon führen Sie diese Schritte aus: Verschieben der Treppenlehre, Ausrichten, Handgriff nach unten ziehen und loslassen.




■ Halten Sie die Coupons fest, und ziehen Sie diese vorsichtig nach unten, so dass sich die Stifte aus der Magnethalterung des Vialnserter lösen.

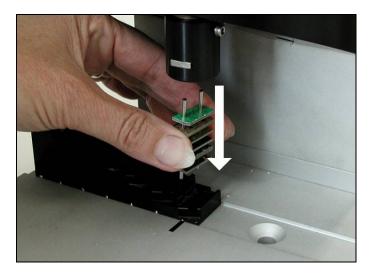

Sitz und Abstände prüfen

■ Prüfen Sie nach, ob mindestens 1 mm Abstand zwischen den Coupons besteht. Um festzustellen, dass kein Coupon lose ist, fassen Sie die Coupons an und ziehen/schieben Sie vorsichtig daran. Diese eher subjektive Einschätzung soll sicherstellen, dass die Coupons beim Einbetten nicht auf den Stiften wackeln und sich nicht verschieben können.

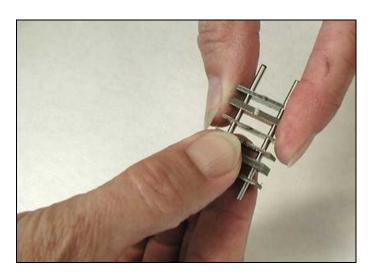

#### Coupons reinigen

Nachdem die Coupons mit dem Vialnserter auf die Stifte aufgereiht wurden, müssen Sie gründlich gereinigt und getrocknet werden, so dass das Einbettmittel korrekt haftet. Struers empfiehlt dazu eine Ultraschallreinigung. Eine gründliches Trocknen der Coupons ist notwendig, damit beim Einfüllen des Einbettmittels zwischen die Coupons keine Lücken entstehen.

#### Einbettringe reinigen

Beim erstmaligen Verwenden der Einbettringe müssen diese nicht gereinigt werden. Allerdings sind die Ringe intensiv mit Silikonöl zu ölen. Beim nachfolgenden Benutzen müssen die Einbettringe einzeln gereinigt und anschließend geölt werden, wie dies hier beschrieben wird.

Das spitze Reinigungswerkzeug benutzen

■ Falls mehr als der halbe Rillenumfang des Einbettrings deutliche Rückstände des Einbettmittels einer vorangegangenen Benutzung trägt (diese Rückstände erschweren das Aufstecken des halbringförmigen Reinigungswerkzeugs), reinigen Sie zuerst mit dem spitzen Reinigungswerkzeug, bevor Sie das Halbringreinigungswerkzeug verwenden. Am Übergang Metall/Plastik des Einbettrings sitzen oft Reste des Einbettmittels, das Sie mit dem spitzen Reinigungswerkzeug ebenfalls gut entfernen können.



Halbringförmiges Reinigungswerkzeug benutzen

- Rasten Sie das halbringförmige Reinigungswerkzeug in die Nutrillen des Einbettrings ein.
- Während Sie den Einbettring mit einer Hand und das Reinigungswerkzeug in der anderen Hand halten, drehbewegenen Sie das Reinigungswerkzeug dem Einbettring entlang. Dadurch werden die Nutrillen und der Flansch des Einbettrings gereinigt.



# ViaHolder Single Sample reinigen

- Vergewissern Sie sich, ob die Ränder der Probenhalteröffnungen im ViaHolder Single Sample sauber und rückstandfrei sind. Falls erforderlich, reinigen Sie auch diese mit dem spitzen Reinigungswerkzeug.
- Reinigen Sie die Oberfläche des ViaHolder Single Sample mit einem feuchten Tuch.

#### Probe einbetten

Für jede Anordnung aus Positionierring/Coupon ist ein Einbettring und eine Verschlusskappe erforderlich. Damit sich die Einbettung gut aus der Form löst und möglichst wenig Rückstände des Einbettmittels zurückbleiben, muss ein Silikontrennmittel benutzt werden.

- Prüfen Sie nach, ob der Einbettring völlig frei von Einbettmittel ist. Falls nicht, reinigen Sie gemäß den Anweisungen im Abschnitt weiter oben.
- Ölen Sie den Ring mit Silikonöl, sowohl auf der Innenfläche wie im Bild gezeigt, als auch in den Rillen außen:

Einbettring ölen




Alternative Art das Öl aufzutragen

TIPP
Statt den mit dem Öl gelieferten Pinsel zu benutzen, können Sie das
Trennmittel mit einem Schwämmchen rascher auftragen.




Einlegen der aufgereihten Coupons

■ Legen Sie die aufgereihten Coupons mit den Stegresten nach unten weisend in den Einbettring, wie dies im Bild gezeigt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die zu untersuchende Seite des Coupons (Ziel-Vias) über den Positionierstiften liegen.

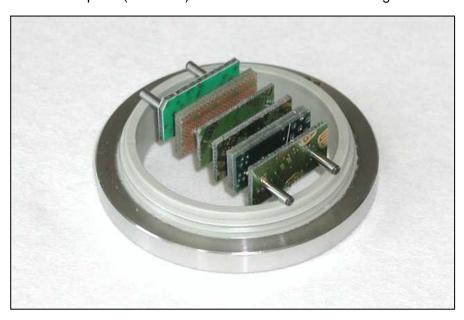

Verschlusskappe aufsetzen

■ Legen Sie eine Verschlusskappe auf die Anordnung und drücken Sie kräftig darauf, so dass sie mit einem Klick einrastet.

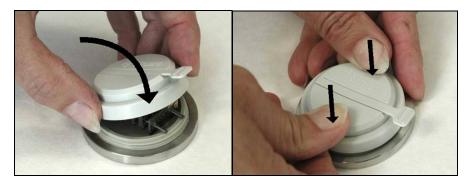

 Prüfen Sie den Sitz der Kappe durch Druck auf deren Ränder nach




#### **Tipp**

Um die Kappe sicher auf auf den Einbettring zu drücken, können Sie dabei einen zweiten Einbettring benutzen.
Falls die Verschlusskappe lose sitzt, kann überschüssiges Einbettmittel die Enden der Positionierungsstifte bedecken, und die Zielvias werden dadurch zu stark geschliffen.

#### Einbettmittel einfüllen

- Bereiten Sie ein Einbettmittel mit geringer Viskosität zu.
- Drehen Sie die Form um, und füllen Sie das Einbettmittel so in die Form, dass die Coupons vollständig bedeckt werden und das Einbettmittel bis etwa 2-3 mm an den Oberrand des Einbettrings reicht.

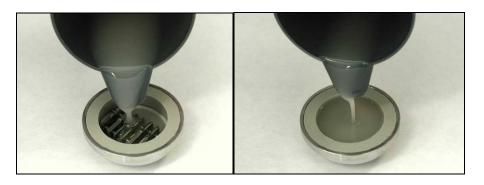


- Warten Sie, bis das Einbettmittel ausgehärtet ist.
- Verschlusskappe abnehmen
- Drehen Sie den Einbettring um, und entfernen Sie das Oberteil durch Abziehen, wie dies im Bild gezeigt ist:

#### **HINWEIS**

Achten Sie bitte darauf, die Lasche nicht vom Streifen abzureissen; dies erschwert das Entfernen des Verschlussstreifens.



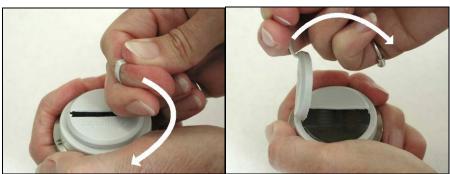


Einbettring entfernen

■ Legen Sie die eingebettete Probe/Einbettring in die Einbuchtung auf der Oberseite des ViaInserter:



Drücken Sie den Handgriff nach unten und lassen Sie ihn los. Die Einbettung wird aus dem Einbettring gedrückt. Das Unterteil der Verschlusskappe bleibt mit der Einbettung verbunden.

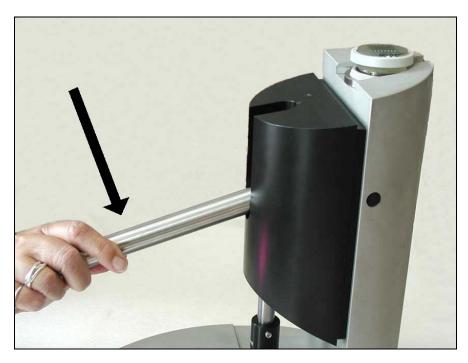

■ Entfernen Sie Einbettung und Einbettring.


# ViaHolder Single Sample bestücken

■ Legen Sie ViaHolder Single Sample umgedreht auf den Ständer (d.h. mit den Diamantstopps nach oben zeigend).



#### Positionierstifte prüfen

Vergewissern Sie sich, dass die Einbettungen sauber sind und die Positionierstifte am Rand der Einbettung keine Spuren von Trennöl und anderen Materialien tragen - falls erforderlich, reinigen Sie mit dem spitzen Reinigungswerkzeug.

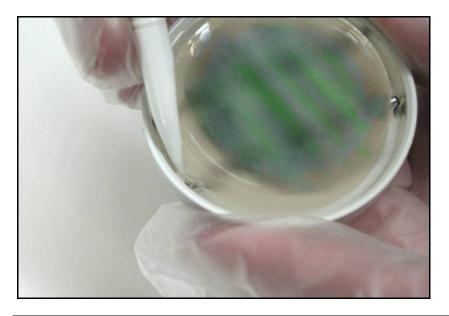

#### **WICHTIG**

Bevor Sie Einbettungen in den ViaHolder Single Sample einsetzen, müssen alle Rückstände oder Beschichtungen im Kontaktbereich der Positionierstifte mit der Oberfläche des ViaHolder Single Sample und aus den Öffnungen für die Einbettungen entfernt werden, weil diese Verunreinigungen Präparationsfehler verursachen.

■ Prüfen Sie nach, ob die Oberfläche des ViaHolder Single Sample um die Öffnungen für die Einbettungen herum sauber und ohne Rückstände ist.

Einbettungen in den ViaHolder Single Sample einsetzen ■ Legen Sie die Einbettung in den ViaHolder Single Sample, und drücken Sie so auf den verbliebenen Teil der Verschlusskappe, dass die Einbettung klickend einrastet:



#### **TIPP**

Die Einbettung kann auch mit Hilfe des Einbettrings auf den ViaHolder Single Sample gedrückt werden. Auf diese Weise wird dem Rand entlang auf die Einbettung gleichmäßig Druck ausgeübt.

#### **HINWEIS**

Einbettungen können zwischen den Präparationsstufen (zum Zweck der Sichtprüfung und Reinigung) entnommen und ohne Genauigkeitsverlust wieder eingesetzt werden.

#### Schleifen und Polieren

#### **TIPP**

Soll maximale Planheit sichergestellt werden, ersetzen Sie die Scheibe/Unterlage der Schleif/Poliermaschine, bevor Sie den ViaHolder Single Sample darin einsetzen.


Diamantstopps markieren

Wenn die Einbettungen so weit geschliffen sind, dass die Diamantstopps erreicht werden, wird kein Material mehr abgetragen, und die betreffende Schleifstufe ist abgeschlossen. Deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass der besagte Punkt erreicht wurde. Zu diesem Zweck werden die Diamantstopps des ViaHolder Single Sample mit dem Wachsstift markiert.

Die Diamantstopps werden im Verlauf des Schleifprozesses sichtkontrolliert. Wenn die Markierung von allen Diamantstopps verschwunden ist, ist die Schleifstufe abgeschlossen.

- Legen Sie den ViaHolder Single Sample umgekehrt auf den Ständer.
- Markieren Sie die Oberfläche jedes einzelnen Diamantstopps mit einem Wachsstift.



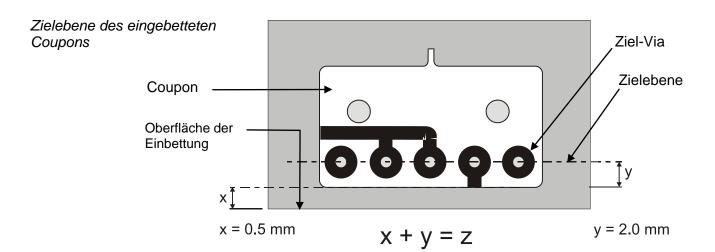

Materialabtrag der Schleif- und Polierstufen

Die Tabelle zeigt den Bezug der Position des ViaHolder Single Sample (A-B-C) zu den Präparationsstufen des Coupons.

Stufe	Position	Abstand der Oberfläche der Einbettung von der Zielebene			
Stule	Position	Abstand zu Beginn der Stufe	Abstand nach abgeschlossener Stufe		
Planschleifen	A Topic Topi		z		
		z = 2500 μm	z = 200 µm		
Feinschleifen	В	z	Z = 0 um (Ziol rou)		
		z = 200 μm	z = 0 μm (Ziel rau)		
Polieren	С				
		z = 0 μm (Ziel rau)	z = 0 μm (Ziel poliert)		

#### Planschleifen / Position A

 Drehen Sie den unteren Ring des ViaHolder Single Sample so, dass die Referenzmarkierung mit der von Position A in Deckung kommt.



- Verwenden Sie eine Schleif/Polierunterlage, die zu der an der Schleif/Poliermaschine gewählten Methode passt.
- Setzen Sie den ViaHolder auf die Scheibe der Schleif- bzw.
   Poliermaschine und halten Sie ihn mit beiden Händen gut fest vorzugsweise in Fünf-Uhr-Position.
- Schleifen Sie so lange, bis die Diamantstopps das Schleifpapier bzw. die Schleifscheibe berühren. Prüfen Sie den Fortgang durch Sichtkontrolle der Diamantstopps: Wenn die Markierungen von allen Stopps verschwunden sind, ist diese Stufe abgeschlossen. Für die Planschleifstufe ist je nach Anzahl der Coupons pro Einbettung und abhängig von deren Dicke eventuell mehr als ein/e Schleifpapier/Schleifscheibe erforderlich.

#### **HINWEIS**

Die Wachsmarkierung verschwinden manchmal nicht gleichzeitig von allen Diamantstopps. Schleifen Sie so lange weiter, bis die Markierung von **allen** Diamantstopps verschwunden ist.

- Nehmen Sie den ViaHolder Single Sample aus der Schleif/Poliermaschine und legen Sie ihn umgekehrt.
- Reinigen Sie die Einbettungen und entfernen Sie diese nach Bedarf dazu vorübergehend aus dem ViaHolder Single Sample. Siehe *Einbettungen aus dem ViaHolder Single Sample* auf Seite 29.
- Markieren Sie die Diamantstopps mit dem Wachsstift.

#### ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

#### Feinschleifen / Position B

- Drehen Sie den oberen Ring des ViaHolder Single Sample so, dass die Referenzmarkierung mit der von Position B in Deckung kommt.
- Verwenden Sie eine Schleif/Polierunterlage, die zu der an der Schleif/Poliermaschine gewählten Methode passt.
- Schleifen Sie so lange, bis die Diamantstopps das Schleifpapier /Schleifscheibe berühren. Wenn das mit dem Stift aufgetragene Wachs von den Diamantstopps verschwunden ist, ist diese Stufe abgeschlossen.
- Nehmen Sie den ViaHolder Single Sample aus der Schleif/Poliermaschine und legen Sie ihn umgekehrt hin.
- Reinigen Sie die Einbettungen und entfernen Sie diese nach Bedarf dazu vorübergehend aus dem ViaHolder Single Sample. Siehe Einbettungen aus dem ViaHolder Single Sample auf Seite 29.
- Setzen Sie die Präparation in Position C fort.

Optionales zusätzliches Feinschleifen Damit in der gesamten Probenoberfläche eine planparallele Oberfläche entsteht, ist ein zusätzliches Feinschleifen manchmal erforderlich. Dies kann durch Feinschleifen mit MD-Largo in Position B ausgeführt werden. Durch Schattieren wird eine zuverlässig planparallele Oberfläche erzeugt:

■ Markieren Sie die Oberfläche aller Einbettungen durch Schraffurlinien eines Permanentmarkers.



■ Feinschleifen Sie in Position B.

- Schauen Sie sich die Oberfläche an: falls die Schraffurlinien von einigen Bereichen der Einbettungen komplett verschwunden sind, markieren Sie die Einbettungen noch einmal und Feinschleifen Sie erneut.
- Setzen Sie dies so lange fort, bis durch das Feinschleifen kein Material mehr von den Einbettungen abgetragen wird, d.h. einige Schraffuren bleiben auf der Gesamtfläche aller Einbettungen erhalten.
- Setzen Sie die Präparation durch Polieren in Position C fort.

Polieren / Position C

Beim Polieren wird sehr wenig Material von den Einbettungen abgetragen, weshalb in diesem Stadium der Präparation feste Polierzeiten benutzt werden.

- Drehen Sie den unteren Ring des ViaHolder Single Sample in Position C. In dieser Stellung können die Diamantstopps nicht mit der Polierunterlage in Kontakt kommen, weshalb das Markieren der Diamantstopps mit Wachs entfällt.
- Verwenden Sie eine Schleif/Polierunterlage, die zu der an der Schleif/Poliermaschine gewählten Methode passt.
- Polieren Sie gemäß der ausgewählten Methode.
- Optional kann 20 Sekunden lang mit OP-S feinpoliert werden.
- Nehmen Sie den ViaHolder Single Sample aus der Schleif/Poliermaschine.

### Präparationsmethoden für Coupons

Struers hat für die Couponpräparation drei Methoden entwickelt: Standard, Fortgeschritten und Spezial, Mit der Benutzung ieder der drei Methoden wird in allen Coupons des Probenhalters die Mitte der Ziel-Vias, selbst wenn sie nur 100 µm groß sind, genau getroffen.

Alle 3 Methoden stützen sich auf folgende Parameter:

- 6 Einbettungen mit je 6 Coupons
- Einbettmittel auf Acrylbasis
- Ø300 mm Drehteller
- Gleichlaufende Rotation, abgesehen von der OP/Chem-Stufe

Bei der Wahl einer Methode sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Anforderungen an die fertigen Proben
- Materialeigenschaften (Härte, Duktilität usw.)
- Anzahl der Coupons
- Maximaler Zeitbedarf des Arbeitszyklus

#### **HINWEIS**

Die Einbettungen sollten zwischen jeder Präparationsstufe gereinigt werden. Dazu müssen die Einbettungen vorübergehend aus dem ViaHolder Single Sample genommen werden. Dabei tritt kein Genauigkeitsverlust ein.

#### ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

#### Standard Methode

	Halter- Position	Unter-lage	Schleifmittel / Schmierung		Kraft	Geschw.	Zeit
Planschleifen	А	SiC	#180	Wasser	240 N	300 U/min	X x 2 min <sup>1</sup>
Feinschleifen	В	SiC	#1200 Wasser		180 N	300 U/min	X x 2 min <sup>1</sup>
Polieren 1	С	MD-Dac	DiaPro Dac		180 N	150 U/min	5 min
Polieren 2	С	MD-Nap	OP-S <sup>2</sup>		90 N	150 U/min	1½ min

#### Fortgeschrittene Methode

	Halter- Position	Unter-lage	Schleifmittel / Schmierung		Kraft	Geschw.	Zeit
Planschleifen	A	SiC	#180	Wasser	240 N	300 U/min	X x 2 min <sup>1</sup>
Feinschleifen 1	В	SiC	#1200	Wasser	180 N	300 U/min	X x 2 min <sup>1</sup>
Feinschleifen 2	В	MD-Largo	DiaPro All./Largo		180 N	150 U/min	Y min <sup>3</sup>
Polieren 1	С	MD-Dac	DiaPro Dac		180 N	150 U/min	5 min
Polieren 2	С	MD-Nap	OP-S <sup>2</sup>		90 N	150 U/min	1½ min

- Schleifen, bis die Diamantstopps mit der Schleifoberfläche in Kontakt sind. Die Variable (X) hängt von der Anzahl der Schleifpapierwechsel ab, die ihrerseits von den Materialeigenschaften und der Anzahl Formen/Coupons abhängt. Typischerweise X = 2
- 2) NH<sub>4</sub> oder H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> kann zugesetzt werden
- Feinschleifen, bis die gewünschten Planparallelität über die gesamte Einbettfläche erreicht wird

## ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

## Spezial Methode

	Halter- Position	Unter-lage	Schleifmitte Schmierung		Kraft	Geschw.	Zeit
Planschleifen	A	SiC	#180	Wasser	240 N	300 U/min	X x 2 min <sup>1</sup>
Feinschleifen 1	В	SiC	#1200	Wasser	180 N	300 U/min	X x 2 min <sup>1</sup>
Feinschleifen 2	В	MD-Largo	DiaPro All./Largo		180 N	150 U/min	Y min <sup>3</sup>
Polieren 1	С	MD-Dac	DiaPro Dac		150 N	150 U/min	2 min
Polieren 2	С	MD-Nap	OP-S <sup>2</sup>		90 N	150 U/min	1½ min

# Einbettungen aus dem ViaHolder Single Sample nehmen

- Legen Sie ViaHolder Single Sample umgedreht.
- Führen Sie das Entnahmewerkzeug für Einbettungen unter den Einbettungsrand ein (d.h. unter den Rand des verbliebenen Teils der Verschlusskappe).

#### **WICHTIG**

Drücken Sie das Werkzeug zur Entnahme der Einbettungen nicht gegen den Rand des ViaHolders.

Eine unsachgemäße Benutzung des Werkzeugs zur Entnahme der Einbettungen könnte den Ring des ViaHolders beschädigen.

- Hebeln Sie die Einbettung heraus.
- Entfernen Sie den Rand der Verschlusskappe von der Einbettung. Die Probe ist jetzt für die Untersuchung bereit.

#### **HINWEIS**

Der verbliebene Teil der Verschlusskappe kann nach einer Reinigung oder bei Sichtbefund zwischen den Präparationsstufen entfernt und wieder aufgesetzt werden, ohne dass die Präparation dadurch eine Genauigkeitseinbuße erleidet.

Einbettungen nach Sichtprüfung wieder einsetzen

Wenn zusätzlich geschliffen/poliert werden soll, kann die Einbettung im ViaHolder neu positioniert werden:

- Reinigen Sie am ViaHolder Single Sample die Ränder der des Rings für die Einbettungen und die Enden der Positionierstifte.
- Rasten Sie die Einbettung wieder in den ViaHolder ein.
   Der Ringteil der Einbettungsabdeckung muss genau in den ViaHolder passen, so dass die volle Präzision erhalten bleibt.

## 3. Wartung und Reinigung

# ViaHolder Single Sample Schmierung

Das ViaHolder Single Sample-Bauteil ist vorgeschmiert und werksverkapselt. Die beweglichen Teile des ViaHolder Single Sample benötigen nutzerseitig keine Wartung. Die innenliegenden Gewinde sind selbstreinigend.

# ViaHolder Single Sample reinigen

Die Oberfläche des ViaHolder Single Sample muss vor jeder Präparation mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

#### Vialnserter und die Treppenlehre reinigen

Schmierung ist nicht nötig. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch. Staub und Partikel können mit einem Pinsel oder einem Staubsauger aus schwer zugänglichen Ecken entfernt werden.

#### Einbettringe reinigen

Einbettringe müssen vor jeder Benutzung gereinigt werden. Der Reinigungsvorgang wird im betreffenden Abschnitt von *Einbettringe reinigen* beschrieben

# 4. Fehlerbeseitigung

Problem	Erklärung	Maßnahme				
Vialnserter						
Falsche Koupon Positionierung.		Beim Auflegen auf die Zufuhr- Vorrichtung des Vialnserter darauf achten, dass die Seite des Koupons, auf der die Via identifiziert wurde, nach oben weist. Es empfihlt sich, die Via(s) vor Kouponentnahme mit einem roten Stift zu markieren.				
Falsch eingesetzt		Der Führungsstift MUSS völlig senkrecht eingeführt werden.				
Positionierstifte verbogen.	Führungsstifte können sich verbiegen, falls weniger als drei Koupons gleichzeitig aufgesteckt werden, oder wenn die Koupons sehr dünn und flexibel sind.	Immer mindestens drei oder mehr Koupons auf den Stift stecken. Die aufgesteckten Koupons auf den Einbettring legen um zu prüfen, ob die Enden beider Stifte mit dem Einbettring Kontakt haben. Falls nicht genügend Proben-Koupons vorliegen, können Platzhalter benutzt werden.				
		Wenn die Koupons sehr dünn oder flexibel sind, verwenden Sie steife Pseudo-Koupons.				
Platz für Koupons nicht ausreichend.		Bei sehr dicken Koupons lassen Sie eine Stufe auf der Treppe aus, so dass zwischen den Koupons Platz gewonnen wird.				

Problem	Erklärung	Maßnahme	
ViaMount			
ViaMount Teile nicht ausreichend gereinigt	Reste von Einbettmittel kann Fehlausrichtung der Führungsstifte verursachen.	Einbettringe nach jedem Gebrauch gründlich reinigen. Dazu die Reinigungswerkzeuge benutzen, die mit ViaKit geliefert wurden. Vor jedem Gebrauch der Einbettringe diese mit Silikon behandeln.	
	Reste von Einbettmittel auf den Enden der Führungsstifte können bewirken, dass die aufgereihten Koupons leicht angehoben werden und deshalb zu stark geschliffen werden.	Prüfen Sie nach, ob die Enden der Führungsstifte frei von Resten des Einbettmittels sind. Falls erforderlich, benutzen Sie eine Lupe und kratzen Sie das Einbettmittel mit einem Skalpell ab.	
Reinigung der Koupons nicht ausreichend	Schmutz und Fettrückstände auf den Koupons können Ungenauigkeiten verursachen. Insbesondere bei Mikrovias.	Koupons nach dem Einführen der Stifte reinigen und entfetten. Die aufgesteckten Koupons 2-3 Minuten lang in ein Ultraschallbad tauchen. Danach mit einem Föhn oder Warmluftpistole trocknen.	
Nylonauskleidung beschädigt	Die graue Nylonauskleidung der Einbettringe könnten durch den Gebrauch von Reinigungs- werkzeugen zum Trennen der Einbettungen beschädigt sein, die nicht von Struers geliefert wurden.	Bevor auf die Abdeckungskappe klickend gedrückt wird bitte prüfen, ob die beiden Stifte auf unbeschädigten Teilen ruhen.	
Abdeckungen nicht passend	Die aufgesteckten Koupons müssen exakt und ohne Spiel zwischen Abdeckungskappe und Einbettring passen. (Um die aufgesteckten Koupons zu drehen, muss Kraft aufgewendet werden). Falls dem nicht so ist, kann das entweder an einer beschädigten Nylonauskleidung des ViaMount liegen, oder die Endabdeckungen sind nicht passend.	Entweder ViaMount oder die Endabdeckkappe wechseln.	
Nicht ausreichend Einbettmittel.	Damit die Koupons stabilisiert werden und sich nich verwinden, müssen sie vollständig mit Einbettmittel bedeckt sein.	Kupons mit ausreichend Einbettmittel bedecken.	

## ViaKit Basic Gebrauchsanweisung

Problem	Erklärung	Maßnahme	
ViaHolder Single Sample			
Falsche Positionierung der Einbettung	Es ist wichtig dass die Einbettung sicher auf den ViaHolder aufgeklickt wird.	Nachprüfen, ob die Einbettung korrekt auf dem ViaHolder aufgesetzt wurde.	
Falsche Kalibrierung	Einer oder mehrere Diamantstopper sind nicht mehr kalibriert. Dies kann vorkommen, wenn der ViaHolder fallen gelassen wurde.	Kontaktieren Sie Ihren Struers Lieferanten um eine Neukalibrierung des ViaHolder zu vereinbaren.	
Anzahl der Koupons nicht ausreichend	Führungsstifte können sich verbiegen, falls weniger als drei Koupons gleichzeitig aufgesteckt werden.	Immer mindestens drei oder mehr Koupons auf den Stift stecken. Die aufgesteckten Koupons auf den Einbettring legen um zu prüfen, ob die Enden beider Stifte mit dem Einbettring Kontakt haben. Falls nicht genügend Proben-Koupons vorliegen, können Platzhalter benutzt werden.	

# 5. Verbrauchsmaterial

Spezifikation	Kat. Nr.
Einbettringe Präzisionsedelstahlringe mit Antihaftbeschichtung. Zusammen mit Verschlusskappen (VIACO) verwenden, 6 St.	40300055
Verschlusskappen Verschlusskappen für Einbettringe (VIARI), 250 St.	40300056
ViaKit Basic Positionierstifte Positionierstifte, 1,98 mm Ø, Länge 43 mm, 500 St.	40300057
Reinigungsset Reinigungszubehör für Einbettringe	40300075
Silikonöl Formtrennmittel	40300076

## 6. Ersatzteile

1	Vialnserter	05726901
1	Treppenlehre	15720211
1	ViaHolder Single Sample	05726905
1	Entnahmewerkzeug für die Einbettungen	15720110
1	Caran D'ache Wachsstift	2LA00001

# 7. Technische Daten

Gegenstand		Spezifikationen			
ViaKit Basic					
Systemgenauig	keit	Besser als 20 µm bei 20° C / 68° F ± 2° C / 4° F			
ViaHolder Single Sample	Durchmesser	Ø 80 mm / 3.15" Mit jedem Poliergerät zu verwenden			
	Aufnahmevermögen	1 x 40 mm Ø Einbettungen und bis zu 6 Coupons in einem Arbeitsgang			
	Positionierintervalle	Distanz zwischen Position A und B: 200 µm Distanz zwischen Position B und C: 800 µm Distanz zwischen Teilstrichen: 50 µm			
	Abtragkontrolle	Werkskalibrierte Diamantstopps			
	Gewicht	0,95 kg / 2 lb			
ViaMount	Zweiteilige Präzisionsform: ViaKit Basic Einbettring	Ø 40 mm Präzisionsform aus rostfreiem Stahl mit Polymer-Antihaftbeschichtung			
	ViaKit Basic Verschlusskappe	Einmalverwendung, Verschlusskappe aus Kunststoff			
	Gewicht	0,5 kg (Einbettringe, Satz zu 6 St.), 0,75 kg (Abdeckkappen 250 St.)			
Vialnserter	Kapazität	Bestückung mit 6 Coupons von bis zu 4 mm* Dicke *) Falls Dicke >4mm Anzahl der Coupons verringern. Eingebaute Entnahmevorrichtung für Einbettungen			
	Bestückungsträger	2 St. Positionierstifte, 1,98 mm Durchm., 43 mm Länge			
	Gewicht	9,2 kg / 20.3 lb			
Betriebs-	Zimmertemperatur	20° C / 68° F ± 2° C / 4° F			
umgebung	Nichtkond. Feuchtigkeit	35-50% rel. Luftfeuchtigkeit			



Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Denmark