

LaboForce-50

Manuale d'uso

Traduzione di istruzioni originali



CE

Doc. n.: 16357025-01_C_it
Data di rilascio: 2023.02.03

Copyright

I contenuti di questo manuale sono proprietà di Struers ApS. La riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta di Struers ApS non è consentita.

Tutti i diritti sono riservati. © Struers ApS 2023.03.08.

Indice

1	Informazioni sul presente manuale	5
2	Sicurezza	5
2.1	Destinazione d'uso	5
2.2	Scheda di sicurezza LaboForce-50	5
2.2.1	Leggere attentamente prima dell'utilizzo	5
2.3	Messaggi sulla sicurezza	6
2.4	Avvisi di sicurezza contenuti in questo manuale	7
3	Introduzione	7
3.1	Descrizione del dispositivo	7
3.2	LaboForce-50	8
4	Trasporto e conservazione	9
4.1	Conservazione a lungo termine o spedizione	9
5	Installazione	10
5.1	Disimballare la macchina	10
5.2	Controllare la distinta di imballaggio	10
5.3	Installazione - LaboForce-50	10
5.4	Regolare la maschera di trascinamento	12
5.4.1	Inserire una maschera di trascinamento	12
5.4.2	Regolare l'altezza della maschera di trascinamento	13
5.4.3	Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento	14
5.4.4	Completare la regolazione	14
5.5	Livelli di rumorosità e vibrazione	14
6	Avviare il dispositivo	15
6.1	Funzioni del Pannello di controllo	15
7	Manutenzione e assistenza	16
7.1	Pulizia generale	16
7.2	Giornaliera	16
7.3	Settimanale	16
7.4	Mensile	16
7.4.1	LaboForce-50 - Piedini di pressione	16
7.5	Ricambi	17
7.6	Assistenza e riparazione	17
7.7	Smaltimento	18

8	Risoluzione dei problemi	18
9	Dati tecnici	18
9.1	Dati tecnici - LaboForce-50	18
9.2	Diagrammi - LaboForce-50	19
9.3	Sistema Giuridico e Normativo	22
10	Fabbricante	22
	Dichiarazione di incorporazione di macchine parzialmente complete	23

1 Informazioni sul presente manuale



ATTENZIONE

L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.



Nota

Leggere attentamente il Manuale d'uso prima dell'utilizzo.



Nota

Se si desidera ottenere informazioni più dettagliate, consultare la versione online di questo manuale.

2 Sicurezza

2.1 Destinazione d'uso

Il dispositivo è destinato alla preparazione materialografica semi-automatica professionale (prelevigatura o lucidatura) di materiali per ulteriori ispezioni metallografiche.

LaboForce-50 deve essere utilizzato in combinazione con:

- LaboPol-20
- LaboPol-30
- LaboPol-60

Non utilizzare la macchina per Apparecchiature diverse da quelle indicate nella sezione "Destinazione d'uso".

Modello LaboForce-50

2.2 Scheda di sicurezza LaboForce-50



2.2.1 Leggere attentamente prima dell'utilizzo

La mancata osservanza di queste informazioni e la cattiva gestione delle apparecchiature, possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

Precauzioni generali per la sicurezza

1. La macchina dev'essere installata in conformità con le norme di sicurezza locali. Tutte le funzioni della macchina e le altre attrezzature collegate devono risultare integre e funzionanti.
2. Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.
3. L'operatore ha l'obbligo di leggere le sezioni relative alla sicurezza e il Manuale d'uso, nonché le sezioni dei manuali pertinenti a tutte le apparecchiature e accessori collegati.
4. Se si osservano malfunzionamenti o rumori insoliti, spegnere la macchina e contattare il servizio di assistenza tecnica.
5. In caso di incendio, disattivare l'allarme elettrico, avvisare il personale presente e i vigili del fuoco. Togliere l'elettricità. Utilizzare un estintore a polvere. Non usare acqua.
6. Questa macchina dev'essere utilizzata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato/addestrato.
7. Spegnere sempre l'alimentazione elettrica e rimuovere la spina o il cavo di alimentazione prima di smontare la macchina o installare componenti aggiuntivi.
8. Prima di effettuare qualsiasi operazione di assistenza, scollegare la macchina. Attendere 5 minuti per permettere a potenziali residui di scaricarsi.
9. L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.
10. In caso di utilizzo improprio, installazione errata, alterazioni, negligenza, incidenti o riparazioni errate dell'attrezzatura, Struers declina ogni responsabilità per danni agli utenti o al dispositivo.
11. Lo smontaggio di qualsiasi parte del dispositivo, durante la riparazione, dovrebbe sempre essere realizzato da un tecnico qualificato (elettromeccanica, elettronica, meccanica, pneumatica, etc.).

2.3 Messaggi sulla sicurezza

Struers utilizza i seguenti simboli per indicare potenziali pericoli.



CORRENTE ELETTRICA

Indica la pericolosità di venire a contatto con la corrente elettrica. L'inosservanza di questo avviso, è causa di lesioni gravi o di morte.



PERICOLO

Indica un pericolo con un alto livello di rischio. L'inosservanza di questo avviso, è causa di lesioni gravi o di morte.



AVVISO

Indica un pericolo con un livello medio di rischio. L'inosservanza di questo avviso, può provocare lesioni gravi o la morte.



ATTENZIONE

Indica un pericolo con un basso livello di rischio. L'inosservanza di questo avviso, può causare lesioni di lieve o media entità.

**PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO**

Indica un pericolo di schiacciamento. L'inosservanza di questo avviso, può provocare lesioni lievi, moderate o gravi.

**PERICOLO DI USTIONE**

Indica un pericolo di riscaldamento. L'inosservanza di questo avviso, può provocare lesioni lievi, moderate o gravi.

Messaggi di carattere generale**Nota**

Questo simbolo indica un rischio di danni materiali o di procedere con particolare attenzione.

**Suggerimento**

Questo simbolo indica che sono disponibili ulteriori informazioni e suggerimenti.

2.4 Avvisi di sicurezza contenuti in questo manuale

**AVVISO**

L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.

**ATTENZIONE**

Tenersi a distanza dalle parti rotanti durante il funzionamento.

**ATTENZIONE**

Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli non rimangano impigliati.

3 Introduzione

3.1 Descrizione del dispositivo

LaboForce-50 è un pannello di controllo/unità di trascinamento campioni che può essere montato sulle seguenti macchine per la preparazione metallografica semi-automatica (prelevigatura/lucidatura): LaboPol-20, LaboPol-30 e LaboPol-60.

L'operatore seleziona la superficie di prelevigatura/lucidatura e il liquido refrigerante/sospensione abrasiva da applicare.

Utilizzare un dispositivo per la preparazione dei campioni con la maschera di trascinamento. Il dispositivo di supporto contiene 4 campioni.

La testa portacampione è dotata di piedini pressurizzati che possono essere regolati singolarmente per mantenere i campioni in posizione.

L'operatore decide quale dispositivo di supporto utilizzare e la forza del campione viene regolata singolarmente sui piedini pressurizzati dalla testa portacampione per mantenere i campioni in posizione.

L'operatore imposta la velocità di rotazione del disco di preparazione prima di avviare il processo.

L'operatore avvia la macchina premendo il pulsante **Avvio** dal pannello di controllo.

L'acqua di ricircolo si attiva automaticamente quando l'operatore apre il rubinetto. L'operatore applica altri fluidi manualmente o utilizzando un'unità di dosaggio separata.

L'operatore arresta la macchina premendo il pulsante Arresto dal pannello di controllo.


L'operatore pulisce i campioni prima della successiva fase di preparazione o ispezione.

La macchina dev'essere sempre utilizzata con il paraspruzzi in posizione.

Con l'arresto d'emergenza attivato, viene interrotta l'alimentazione a tutte le parti in movimento.


3.2 LaboForce-50

Vista anteriore

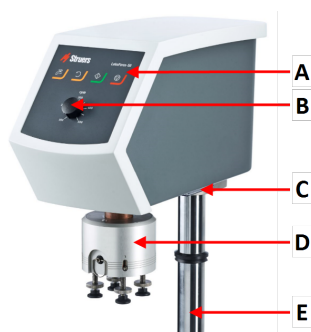


- A Pannello di controllo
- B Controllo della velocità del disco
- C Illuminazione LED (non mostrata)
- D Testa portacampione
- E Colonna del pannello di controllo

Vista posteriore

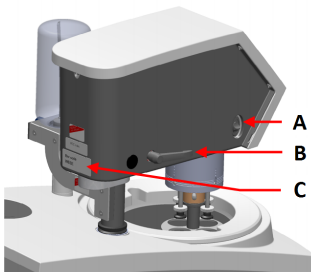

- A Interruttore di rotazione (Testa portacampione)
- B Maniglia di blocco
- C Targhetta identificativa

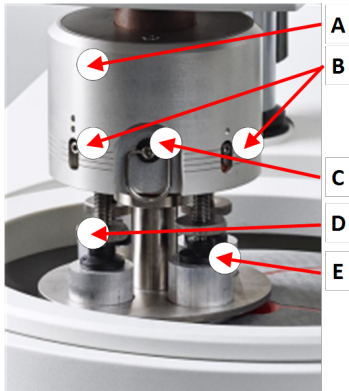La maschera di trascinamento

- A** Alloggiamento
- B** Indicatori di forza
- C** Anello di rilascio rapido
- D** Viti di regolazione della forza
- E** Piedini di pressione

4 Trasporto e conservazione

Se, in qualsiasi momento dopo l'installazione, è necessario spostare o riporre l'unità, si consiglia di seguire alcune linee guida.

- Imballare l'unità in modo sicuro prima del trasporto. Un imballaggio non idoneo potrebbe causare danni alla macchina e invalidare la garanzia. Contattare l'Assistenza Struers.
- Si consiglia di utilizzare l'imballaggio e gli accessori originali.

4.1 Conservazione a lungo termine o spedizione

Per istruzioni su come preparare l'unità per la conservazione o spedizione a lungo termine, consultare il manuale specifico per la macchina.

Fare particolare attenzione a quanto segue:

- Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Rimuovere il pannello di controllo o la maschera di trascinamento.
- Riporre la macchina e gli accessori nella loro confezione originale.

5 Installazione

5.1 Disimballare la macchina



Nota

Consigliamo di conservare tutti gli imballaggi e gli accessori originali per un utilizzo futuro.

1. Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.
2. Rimuovere le parti sfuse.
3. Rimuovere l'unità dalla scatola.

5.2 Controllare la distinta di imballaggio

Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.

Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

Pz.	Descrizione
1	LaboForce-50
1	Distanziale e 2 viti M4 per il montaggio su LaboPol-30 e LaboPol-60
1	Disco distanziatore
1	Chiave a brugola per il montaggio della maschera di trascinamento
1	Set di Manuali d'uso

5.3 Installazione - LaboForce-50

Inserire la maschera di trascinamento nel foro di collegamento della macchina.



Nota

Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.




Nota

Non utilizzare la manopola di controllo della velocità del pannello di controllo per spostare la maschera di trascinamento.


Procedura - LaboPol-20

1. Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo di comunicazione.

2. Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla porta di collegamento sulla macchina.

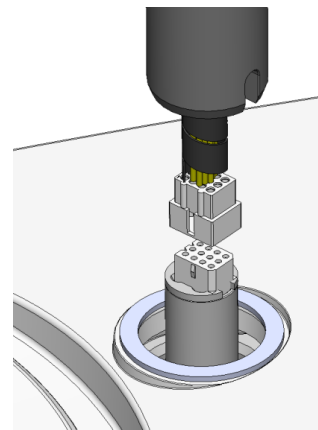


3. Guidare la colonna verso il basso nel foro di collegamento.
4. Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a coprire il foro di collegamento.
5. Utilizzare la chiave a brugola per serrare le due viti di fissaggio. Non serrare completamente le viti.
Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola, viti M4, distanziatore e i tappi di copertura.

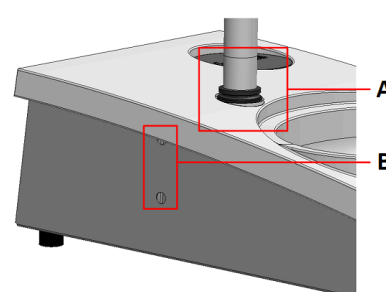


A V-ring
B Viti di fissaggio

Procedura - LaboPol-30, LaboPol-60

1. Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo di comunicazione.
2. Utilizzare le viti M4 per montare il distanziale alla base della colonna.
3. Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla porta di collegamento sulla macchina.

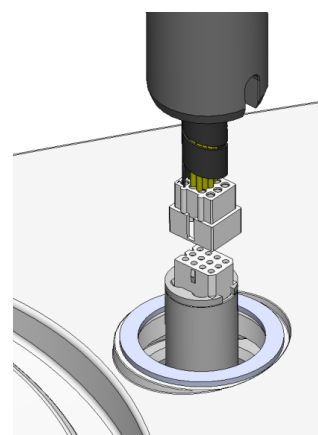


4. Guidare la colonna verso il basso nel foro di collegamento.
5. Girare la colonna finché il distanziale non è saldamente inserito nel foro di collegamento.

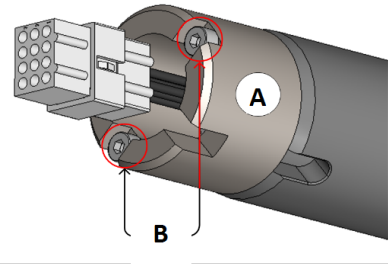

A Distanziale
B Viti M4

6. Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a coprire il foro di collegamento.
7. Utilizzare la chiave a brugola per serrare le due viti di fissaggio. Non serrare completamente le viti.

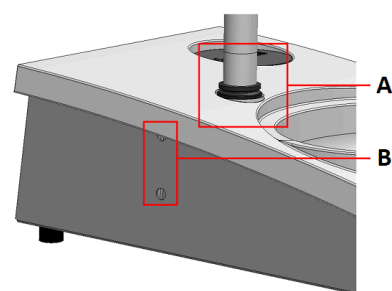

A V-ring
B Viti di fissaggio

5.4 Regolare la maschera di trascinamento


5.4.1 Inserire una maschera di trascinamento

Prima di regolare il portacampione, inserire una maschera di trascinamento.

Per le maschere di trascinamento approvate, vedere:

- [La brochure LaboSystem](https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem) (<https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem>)
1. Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per sbloccare la testa portacampione e lasciarlo posizionare in verticale.
 2. Tirare l'anello di sgancio rapido e sollevare l'alloggiamento.
 3. Inserire la maschera di trascinamento e ruotarla finché i due perni non corrispondano con i fori della maschera portacampione.


4. Spingere la maschera di trascinamento verso l'alto e usare la chiave a brugola per serrare la vite e fissarla in posizione. Vedere **A**.
5. Accertarsi che la maschera di trascinamento sia fissata saldamente.
6. Abbassare di nuovo l'alloggiamento in posizione.

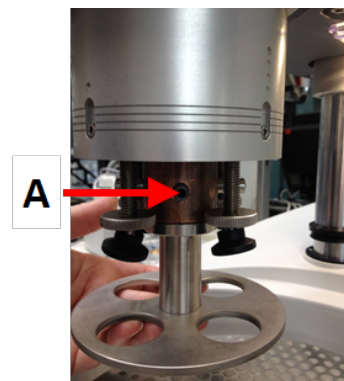

A Vite

5.4.2 Regolare l'altezza della maschera di trascinamento

1. Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per sbloccare la testa portacampione e lasciarlo posizionare in verticale.
2. Selezionare la superficie di preparazione "più spessa" da utilizzare e posizionarla sul disco di preparazione. Di solito, sarà un SiC Foil su un disco MD-Gekko o SiC Paper su un disco MD-Fuga o un MD-Alto.
3. Posizionare il disco distanziatore in dotazione sulla superficie di preparazione.
4. Sostenere la testa portacampione e allentare le 2 viti di fissaggio che sostengono la colonna.
5. Sollevare e sostenere la maschera di trascinamento.
6. Premere il più possibile verso il basso la testa portacampione.
7. Utilizzare la maniglia di blocco per bloccare la testa portacampione in posizione di funzionamento.
8. Abbassare la colonna finché la maschera di trascinamento non si appoggia sul disco distanziatore.
9. Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento.

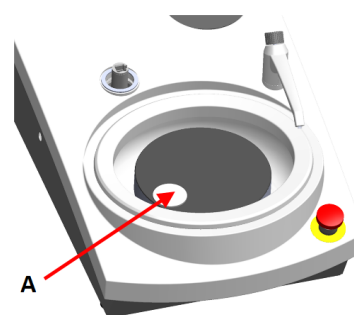


A Disco distanziatore

5.4.3 Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento

MD-Disc


1. Spostare la testa portacampione verso destra.
2. Collocare la maschera di trascinamento in una posizione che consenta al campione di scorrere 3 - 4 mm. sopra il bordo del disco di preparazione.

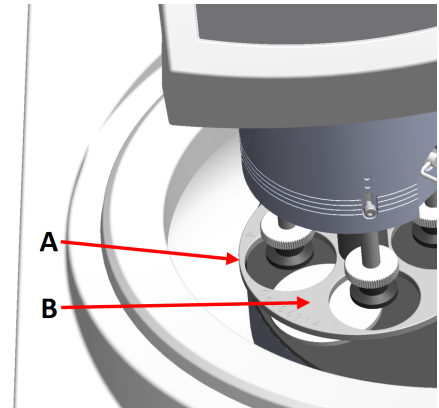

- A** Bordo del disco
B Maschera di trascinamento

Wet Grinding Disc

1. Spostare la testa portacampione verso destra.
2. Posizionare la maschera di trascinamento in posizione 2 - 3 mm. dall'anello metallico.

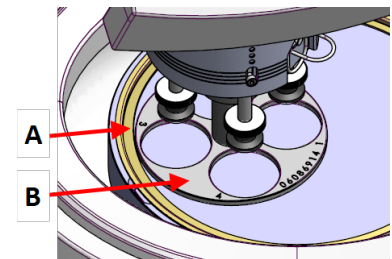

- A** Anello metallico
B Maschera di trascinamento

5.4.4 Completare la regolazione

1. Serrare saldamente le 2 viti di fissaggio. La maschera di trascinamento ora rimane in posizione.
2. Coprire i fori con i due tappi.

Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola e i tappi di copertura.

5.5 Livelli di rumorosità e vibrazione

Per informazioni sui livelli di rumorosità e vibrazione, consultare il manuale specifico della macchina.

6 Avviare il dispositivo

Per istruzioni su come utilizzare il dispositivo, consultare il manuale specifico per la macchina.

Consultare anche la sezione "Destinazione d'uso" del manuale specifico della macchina.

6.1 Funzioni del Pannello di controllo



ATTENZIONE


Tenersi a distanza dalle parti rotanti durante il funzionamento.



ATTENZIONE

Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli non rimangano impigliati.

A Controllo della velocità del disco

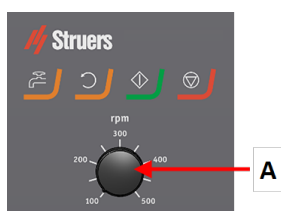

Pulsante	Funzione
	Rotazione del disco <ul style="list-style-type: none"> Avvia la rotazione del disco (funzione Rotazione).
	Acqua Comando manuale <ul style="list-style-type: none"> Premere il pulsante per attivare l'acqua. L'acqua è attiva quando non vi sono processi in corso. Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'acqua.
	Avvio <ul style="list-style-type: none"> Avvia il processo di preparazione.
	Arresto <ul style="list-style-type: none"> Arresta il processo di preparazione.

7 Manutenzione e assistenza

Domande tecniche e ricambi

In caso di domande tecniche o quando si ordinano parti di ricambio, indicare il numero di serie e il voltaggio/frequenza. Il numero di serie e il voltaggio sono indicati sulla targhetta della macchina.

7.1 Pulizia generale

Per garantire una maggior durata della macchina, si raccomanda vivamente una regolare pulizia.



Nota

Non utilizzare un panno asciutto poiché le superfici non sono antigraffio.



Nota

Non utilizzare acetone, benzolo o solventi simili.

Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo di tempo

- Pulire accuratamente la macchina e tutti gli accessori.

7.2 Giornaliera

- Pulire tutte le superfici accessibili con un panno morbido e umido.

7.3 Settimanale


- Pulire tutte le superfici accessibili con un panno morbido e umido, e dei comuni detergenti domestici.

7.4 Mensile

7.4.1 LaboForce-50 - Piedini di pressione

La forza sui piedini di pressione è generata dall'attrito dei perni tenuti in posizione dalle viti nell'alloggiamento della molla.

- Utilizzare una chiave a brugola per serrare le viti.

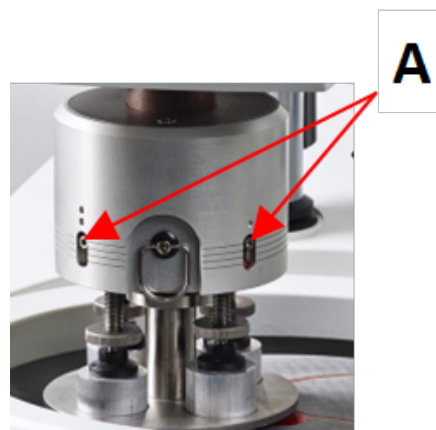

A Viti

7.5 Ricambi

Per le parti dei sistemi di comando relative alla sicurezza, vedere “Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS)” nella sezione “Dati tecnici” del presente manuale.

Domande tecniche e ricambi

In caso di domande tecniche o quando si ordinano parti di ricambio, indicare il numero di serie e il voltaggio/frequenza. Il numero di serie e il voltaggio sono indicati sulla targhetta della macchina.

Per ulteriori informazioni o per verificare la disponibilità delle parti di ricambio, contattare l'Assistenza Struers. Le informazioni sui contatti sono disponibili sul sito web Struers.com.

7.6 Assistenza e riparazione

Raccomandiamo di eseguire regolarmente un controllo annuale oppure ogni 1500 ore di utilizzo.

All'avvio della macchina, il display visualizza informazioni sulla totale durata di funzionamento e sulla manutenzione della macchina.

Dopo 1500 ore di funzionamento, il display visualizza un messaggio che ricorda all'utente di programmare un controllo di manutenzione.



Nota

L'assistenza dev'essere eseguita solo da un ingegnere o tecnico qualificato Struers (elettromeccanica, elettronica, meccanica, pneumatica, etc.).
Contattare l'Assistenza Struers.

Controllo Assistenza

Offriamo una vasta gamma di piani di manutenzione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Questi pacchetti di assistenza fanno parte del ServiceGuard.

I piani di manutenzione comprendono l'ispezione delle apparecchiature, la sostituzione delle parti soggette ad usura, le regolazioni/calibrazioni per un funzionamento ottimale e un test funzionale finale.

7.7 Smaltimento



Il materiale contrassegnato dal simbolo WEEE contiene componenti elettrici ed elettronici e non deve essere smaltito come rifiuto comune.

Contattare le autorità competenti per informazioni sul corretto metodo di smaltimento in conformità con le vigenti legislazioni nazionali.



Per lo smaltimento dei materiali di consumo e del liquido di riciccolo, attenersi alle normative locali.

8 Risoluzione dei problemi

Per una guida alla risoluzione dei problemi, vedere il manuale specifico della macchina.

9 Dati tecnici

9.1 Dati tecnici - LaboForce-50


Argomento	Specifiche	
	Potenza motore	40 W
	Coppia motrice a 150 gpm	> 2,6 Nm(Newton per metro)
	Velocità di rotazione	150 gpm
	Direzione di rotazione	Spento/In senso antiorario
	Forza, Campioni singoli	5-30 N
Normative sulla sicurezza	Consultare la Dichiarazione di conformità	
Livello di rumorosità	Vedere il livello di rumorosità indicato per: LaboPol	
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5 – 40°C/41 – 104°F
	Umidità	< 85 % RH senza condensa

Argomento	Specifiche	
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura ambiente	0 – 60°C/32 – 140°F
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
Alimentazione	LaboForce-50 è collegato direttamente a LaboPol	
Dimensioni e peso	Larghezza	18,3 cm./7,2"
	Profondità	43,5 cm. /17,1"
	Altezza	51,6 cm./20,3" (misurata dal disco di preparazione)
	Peso	14,5 kg/32 lb


9.2 Diagrammi - LaboForce-50

Titolo	N.
LaboForce-50/LaboForce-Mi, Diagramma blocco	16353050 B
LaboForce-50/LaboForce-Mi, Diagramma del circuito	16353100 D

16353050 B

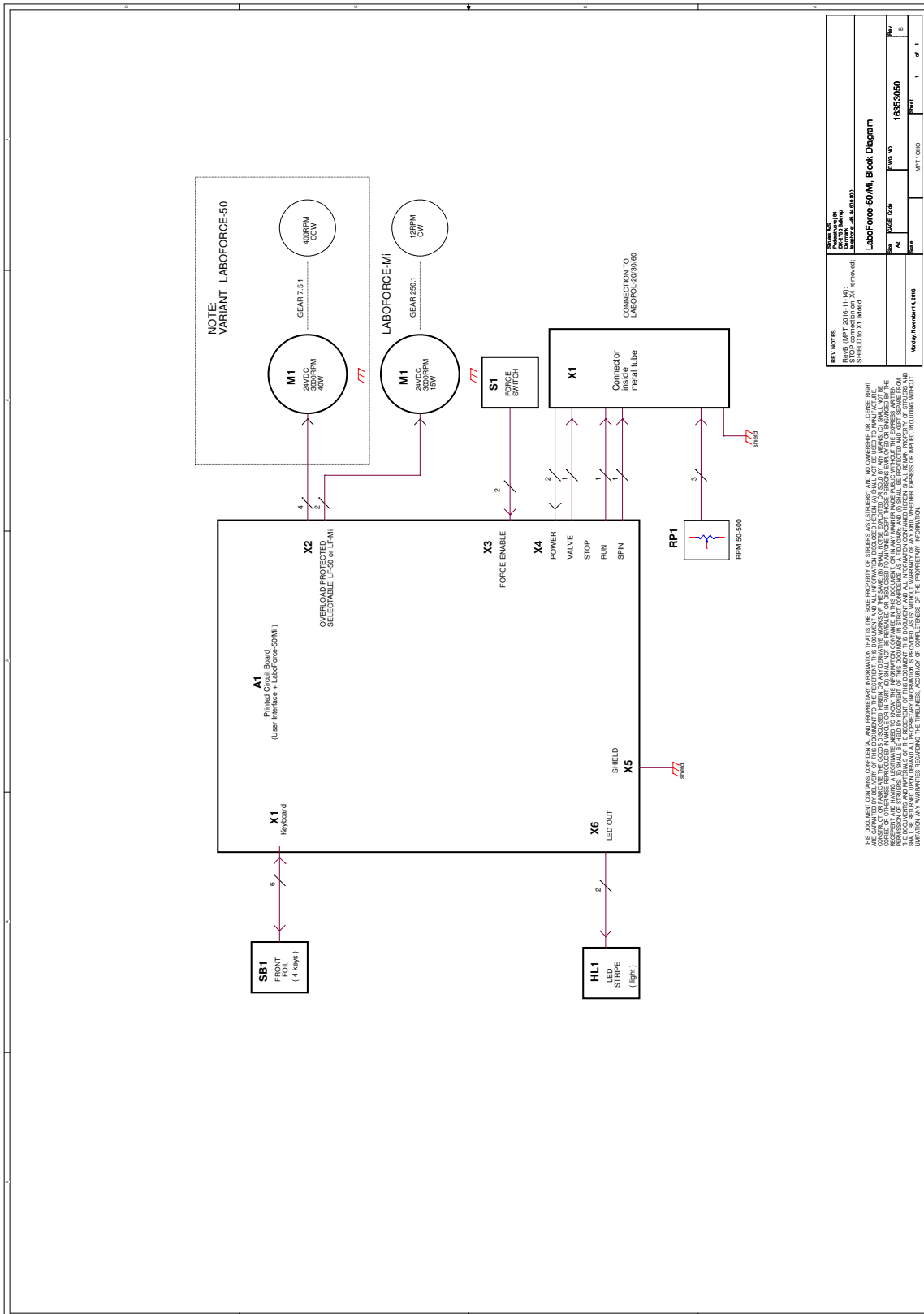

16353100 D

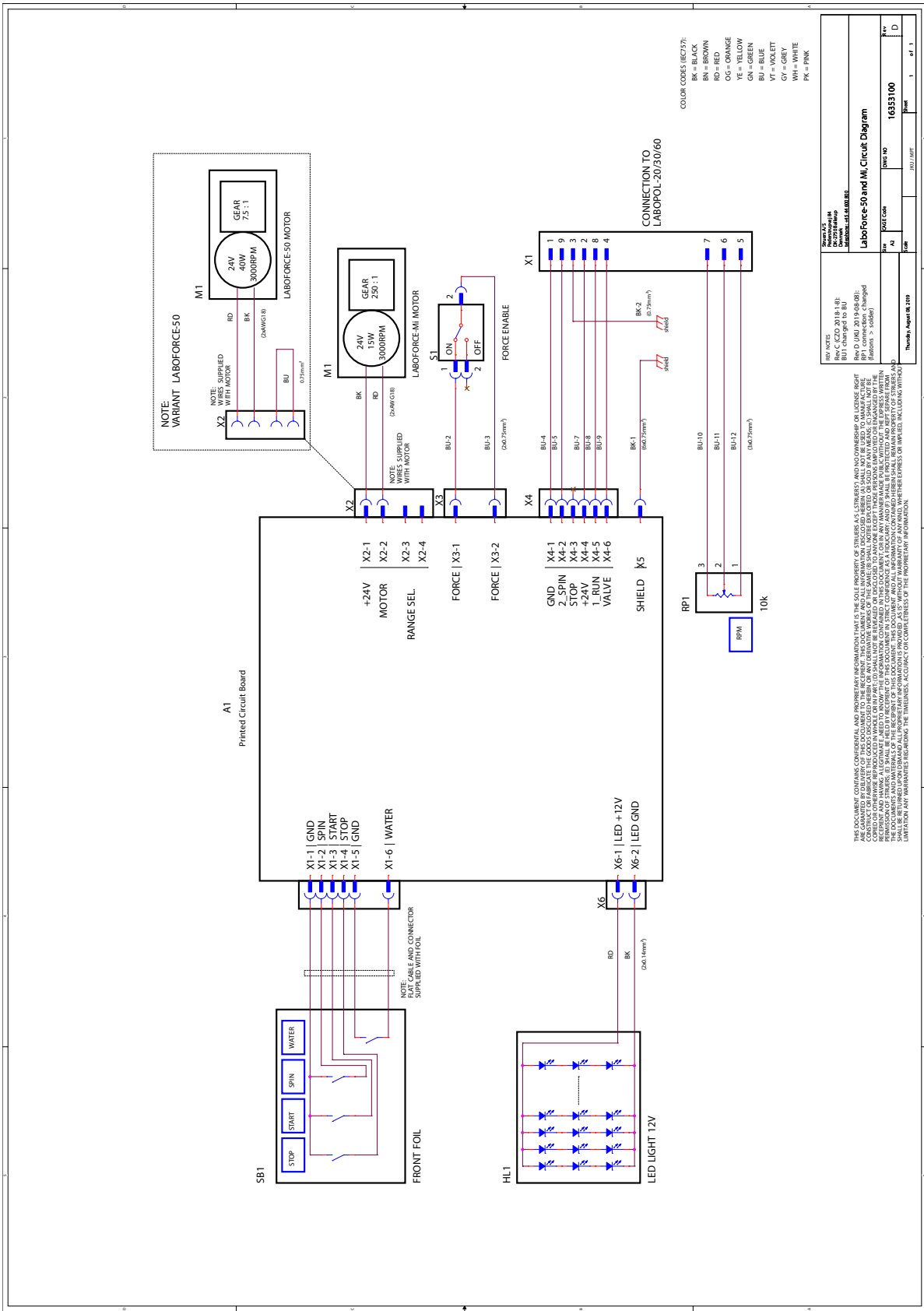

9.3 Sistema Giuridico e Normativo

Avviso FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi delle Normative FCC, Parte 15. Questi limiti sono stati concepiti per fornire un'adeguata protezione contro interferenze dannose che possono verificarsi in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Nonostante ciò, non garantisce che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui il dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinata dall'accensione o spegnimento del dispositivo, l'utente può tentare di correggere il problema applicando una delle seguenti misure:

- Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa o circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.

10 Fabbricante

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danimarca
Telefono: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilità del produttore

Le seguenti regole devono sempre essere osservate, la loro violazione potrebbe causare la cancellazione degli obblighi legali da parte di Struers.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel testo e/o nelle illustrazioni del presente manuale. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Il manuale potrebbe menzionare accessori o parti non incluse nella presente versione del dispositivo.

Il produttore deve essere considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e prestazioni dell'apparecchiatura solo se questa viene utilizzata, sottoposta ad assistenza e manutenzione in conformità alle istruzioni per l'uso.

Dichiarazione di incorporazione di macchine parzialmente complete

Fabbricante	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danimarca
Nome	LaboForce-50
Funzione	LaboPol-20Trascinatore campione per LaboPol-30, LaboPol-60 Macchina per Prelevigatura/Lucidatura
Tipo	635
Cat. n.:	06356127
Le macchine sopra elencate devono essere utilizzate unicamente con:	LaboPol-20, LaboPol-30, LaboPol-60
E non possono essere messi in servizio finché la macchina finale in cui dev'essere incorporata non sia stata in caso dichiarata conforme al presente regolamento.	
N. seriale	



Modulo H, secondo l'approccio globale

UE

Dichiariamo che il prodotto citato è conforme alle seguenti Legislazione, Direttive e Norme:

2006/42/EC	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 60204-1:2018. EN 60204-1-2018/Corr.:2020
2011/65/EU	EN 63000:2018
2014/30/EU	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
Norme supplementari	NFPA 79, FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B

Autorizzato a compilare il fascicolo tecnico/
Firmatario autorizzato

Data: [Release date]

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiate aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library