



LaboUI

ラボ-UI

取扱説明書

取扱説明書原本の翻訳



文書番号: 16207025-02_B-ja

発行日: 2025.04.03

著作権

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

無断複写・転載を禁じます。© Struers ApS.

目次

1	説明書について	5
2	安全性	5
2.1	使用目的	5
2.2	LaboUI安全に関する注意事項	5
2.2.1	ご使用の前に必ずお読みください	5
2.3	安全メッセージ	6
2.4	本説明書の安全メッセージ	7
3	はじめに	8
3.1	装置の説明	8
3.2	LaboUI	8
4	輸送と保管	9
4.1	長期保管または輸送	9
5	設置	9
5.1	装置の開梱	9
5.2	バックングリストの確認	9
5.3	設置 - LaboUI	10
5.4	騒音レベルと振動レベル	10
6	装置の操作	11
6.1	制御パネルの機能	11
7	メンテナンスと保守	12
7.1	一般的なお手入れ	12
7.2	毎日	12
7.3	毎週	12
7.4	予備部品	13
7.5	サービスおよび修理	13
7.6	廃棄	13

8	トラブルシューティング	13
9	技術データ	14
9.1	技術データ	14
9.2	図 - LaboUI	15
9.3	法のおよび規制情報	17
10	製造者	17
	部分的に完成した機械の組入宣言書	19

1 説明書について

**注意**

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。

**注記**

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

**注記**

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

2 安全性

2.1 使用目的

本装置は、材料微細構造検査用の最高水準の手動試料作製（研磨または琢磨）装置です。

LaboUIは、次の組み合わせで使用します。

- ・ LaboPol-20
- ・ LaboPol-30
- ・ LaboPol-60

以下の場合には本装置を使用しないでください

「使用目的」のセクションに記載されているもの以外の装置。

モデル

LaboUI

2.2 LaboUI安全に関する注意事項



2.2.1 ご使用前に必ずお読みください

本情報に従わず、装置を適切に操作しない場合、深刻な怪我を負う、あるいは装置を損傷する可能性があります。

安全に関する注意事項

1. 本装置は、現地の安全基準を遵守して設置してください。機械のすべての機能および接続されている装置は、正常に機能している必要があります。
2. 本機は装置にしっかりと固定してください。
3. オペレータは、安全上の注意事項と取扱説明書、および接続された装置および付属品の説明書の関連セクションを読む必要があります。
4. 誤動作を確認した、または異音が聞こえた場合には、装置の電源をオフにして技術サービスに連絡してください。
5. 出火した場合は、周囲の人々に注意を促し、消防署へ連絡してください。電源供給を遮断します。粉末消火器を使用してください。水は使用しないでください。
6. 本装置は、訓練を受けた/熟練した担当者のみが運転および整備してください。
7. 装置の分解または追加部品の取り付け前には、装置の電源を切り、プラグまたは電源ケーブルを外してください。
8. 本装置を点検保守整備する場合は、装置と電源を事前に遮断してください。コンデンサの残留電位がなくなるまで5分間待ちます。
9. Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。
10. 装置で誤使用、不適切な設置、改造、不注意、事故、不適切な修理を行った場合、Struersはユーザーまたは装置の損害に対して責任を負いません。
11. 保守または修理時本装置の一部分を分解する場合は必ず、適切な技術(電気機械、電子工学、機械、圧縮装置など)を持った技術者が行う必要があります。

2.3 安全メッセージ

Struersでは、潜在的な危険を示す標識を使用しています。



電氣的危険

これは、電氣的な危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



危険

これは、高いレベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



警告

これは、中程度レベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



挟まれ注意

これは、挟まれる危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷、中程度の怪我、重傷を負う可能性があります。

**高温危険**

これは、挟まれる危険が存在することを示しています。回避しないと、軽度あるいは中程度または深刻な怪我を負う可能性があります。

**注意**

これは、低いレベルの危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷または中程度の怪我を負うことにつながる可能性があります。

**非常停止**

非常停止

一般的な情報**注記**

これは、物的損害の危険性、あるいは慎重な取り扱いの必要性を示します。

**ヒント**

これは、追加情報およびヒントがあることを示しています。

2.4**本説明書の安全メッセージ****警告**

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。

**注意**

操作中は回転部品に近づかないでください。

**注意**

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

3 はじめに

3.1 装置の説明

LaboUIは、手動で微細構造検査用試料作製を行うLaboPol-20、LaboPol-30およびLaboPol-60の装置に取り付けることが可能な制御パネル(研磨/琢磨)です。

制御パネルでは、作業員が研磨円板の回転速度を設定したり、装置の開始および停止、給水の制御、ディスク回転機能などを操作できます。

オペレータは、研磨/琢磨する作業面、および滴下する冷却液/研磨懸濁液を選択します。試料作製時にはオペレータが試料を支えます。

オペレータは、研磨ディスクの回転速度を設定してから工程を開始します。

オペレータは、制御パネルの**スタートボタン**を押して装置を開始します。

冷却水は、オペレータが水栓を開けると自動的に供給されます。オペレータは、手動で、または別の供給ユニットを使用して他の液体を塗布します。

作業員は制御パネルの**ストップボタン**を押して装置を停止します。


オペレータは、試料を洗浄してから次の試料作製手順または検査を開始します。

本機にはスプラッシュガードを常設している必要があります。

非常停止が作動した場合、可動部品のすべての電源が遮断されます。

3.2 LaboUI

前面

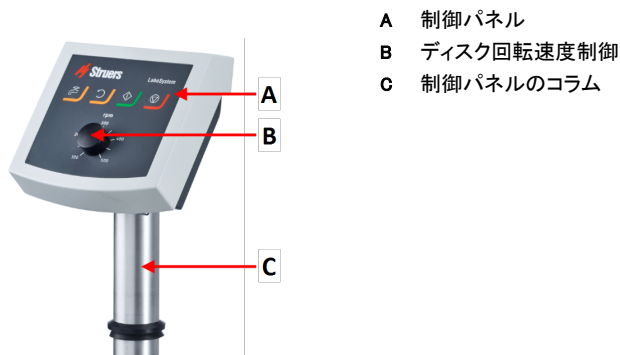

4 輸送と保管

インストール後、ユニットを移動またはストレージに保管する必要がある場合は、以下のガイドラインを遵守ください。

- ・ 輸送前にユニットをしっかりと梱包してください。梱包が十分でないと、ユニットを損傷する可能性があります。その場合、保証は無効になります。Struers サービス部門に連絡してください。
- ・ 弊社では、元の梱包材を使用することを推奨しています。

4.1 長期保管または輸送

長期保存または輸送用ユニットの準備方法に関する手順は、該当する装置の説明書を参照してください。

以下に注意してください。

- ・ ユニートを電源から外します
- ・ 制御パネルまたは試料回転機を外します。
- ・ 本装置とアクセサリを元の梱包に戻します。

5 設置

5.1 装置の開梱



注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

5.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです：

個	説明
1	LaboUI
1	取扱説明書一式

5.3 設置 – LaboUI




注記

本機は装置にしっかりと固定してください。


手順

制御パネルを装置の接続穴に挿入します。

1. 通信ケーブルを保護するプラスチックディスクを取り外します。
2. カラムの通信ケーブルを本装置の接続ポートに接続します。
3. カラムを接続穴まで下げます。

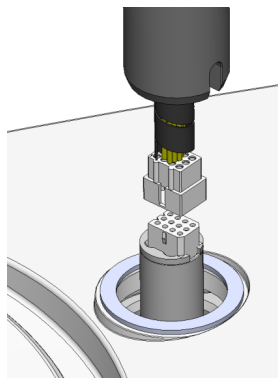

4. 黒いVリングを柱に沿って下にスライドさせ、接続穴にはめ込みます。
5. 六角レンチを使用して2個のネジを締め付けます。ネジは締め付け過ぎないでください。
6. 2個のカバーキャップで穴を塞ぎます。
六角レンチとカバーキャップはLaboPollに付属しています。

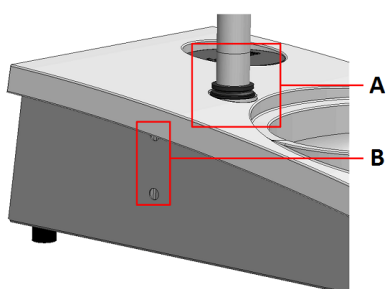

A Vリング

B ネジの締め付け

5.4 騒音レベルと振動レベル

騒音や振動のレベルについては、該当する装置の説明書を参照してください。

6 装置の操作

装置の操作方法については、該当する装置の説明書を参照してください。
特定の装置の説明書については、「使用目的」のセクションも参照してください。

6.1 制御パネルの機能



注意


操作中は回転部品に近づかないでください。



注意

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

A ディスク回転速度制御

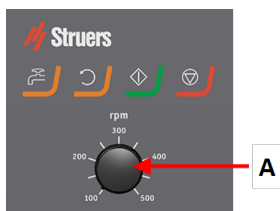

ボタン	機能
	ディスク回転 ディスクを回転させます（「スピン」機能）。
	水 手動オーバーライド: - ボタンを押して給水します。工程が実行されない場合は、給水されません。 - ボタンを再度押して給水を停止します。

ボタン	機能
	スタート 試料作製プロセスを開始します。
	ストップ 試料作製プロセスを停止します。

7 メンテナンスと保守

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問またはスペアパーツのご注文の際は、シリアル番号と電圧/周波数をご提示ください。シリアル番号と電圧は装置の銘板に記載されています。

7.1 一般的なお手入れ

装置を長く使用するため、定期的に掃除することを強く推奨しています。



注記

表面には傷が付きやすいため、乾いた布は使用しないでください。
グリースや油は、エタノールまたはイソプロパノールで除去できます。



注記

アセトン、ベンゾール、その他類似する溶剤を絶対に使用しないでください。

装置を長期間使用しないとき、

- 装置とすべての付属品を十分に清掃してください。

7.2 毎日

- 柔らかく湿らせた布で、手の届く全ての表面の汚れを拭き取ります。

7.3 毎週

- 柔らかく湿らせた布と一般的な家庭用洗剤で、手の届く全ての表面の汚れを拭き取ります。

7.4 予備部品

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問またはスペアパーツのご注文の際は、シリアル番号と電圧/周波数をご提示ください。この情報は、装置本体の銘板に記載されています。

詳しい情報、またはスペアパーツの入手可否の確認に関しては、Struersサービス部門にお問い合わせください。連絡先情報は、[Struers.com](https://www.struers.com)に掲載されています。

7.5 サービスおよび修理

弊社では、年に1回、または運転1,500時間ごとに、定期点検と整備の実施を推奨しています。

装置を起動すると、合計操作時間と装置の保守情報が表示されます。

操作時間が1500時間を経過すると、保守点検を実施する必要があることをユーザーに通知するメッセージが表示されます。



注記

サービスは、必ず（電気機械、電子、機械、空気圧などに関する）資格を持つ技術者が実施してください。

Struersサービス部門に連絡してください。

7.6 廃棄



WEEE記号の付いた装置には、電気および電子部品が使用されているため、一般の廃棄物として廃棄できません。

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

消耗品および循環液の処分については、現地の規制に従ってください。

8 トラブルシューティング

トラブルシューティングのガイドについては、該当する装置の説明書を参照してください。

9 技術データ

9.1 技術データ

安全規格/指令/規制		適合宣言書/取扱説明書を参照
REACH		REACH についての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。
動作環境	環境温度	
	運転中	5～40 ° C (41～104 ° F)
	輸送中	0–60 ° C (32–104 ° F)
	湿度	85% RH 以下 (結露なきこと)
供給電源	電圧/周波数	1x24 V
	電源インレット	ラボポールに直接接続
	電流	
	定格	0.1 A
	最大	0.1 A
	電流、最大負荷	0.1 A
寸法と重量	幅	15 cm (5.9")
	奥行	13.5 cm (5.3")
	高さ	37.6 cm (14.8")
	高さ(カバー開)	
	重量	0.8 kg (1.8 lbs)
ノイズレベル	仕事場におけるA特性音圧レベル	ラボポールの技術データを参照

ノイズレベル

記載値は放射レベルであり、安全な作業レベルであるとは限りません。放射と暴露の各レベルには相関性がある一方で、この記載値は事前の注意が必要かどうかを確実に判断するためには使用できません。作業員の実際の暴露レベルに影響を与える要因には、機械数、周囲の作業など、作業場の特性やその他の騒音源が挙げられます。また、暴露レベルの許容範囲は国によって異なります。ただし、装置の使用者は、この情報によって危険およびリスクを評価できます。

振動レベル

宣言された振動放射

N/A (該当なし)

9.2**図 – LaboUI**

タイトル	番号
LaboUI、ブロック図	16203050 B
回路図	装置の銘板の図番号を参照し、Struersサービス部に Struers.com からお問い合わせください。

9.3 法的小および規制情報

FCC通知

本装置は、FCC規則パート15に基づいたクラス B デジタルデバイスの規制に準拠していることが試験、実証されています。これらの制限は、住宅施設における有害な干渉に対して妥当な保護を提供するためです。本装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用しており、放射する可能性があります。本装置が説明書に従って設置、使用されない場合、無線通信に対する有害な妨害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しない保証はありません。この装置が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源を切ってオンにすることで判断できる場合、ユーザーは以下のいずれか（またはすべて）の対処によって干渉を修正することが推奨されます。

- ・ 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- ・ 装置および受信機との距離を離す。
- ・ 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに装置を接続します。

10 製造者

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup、デンマーク
電話: +45 44 600 800
ファックス: +45 44 600 801
www.struers.com

メーカーの責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合は、Struersは法的義務を免除されることがありますので、ご注意ください。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記については、メーカーは責任を負いません。本取扱説明書の内容を、予告なしに変更する場合があります。本取扱説明書では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

メーカーは、使用の取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、機器の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

部分的に完成した機械の組入宣言書

製造元	Struers ApS・Pederstrupvej 84・DK-2750 Ballerup・デンマーク
名称	LaboUI
モデル	N/A (該当なし)
機能	ラボポール-20/30/60 研磨/琢磨装置用制御パネル
種類	620
カタログ番号	06206901

上記の機械類は、Struers の機械および消耗品のみと併用されることを意図しています。また、組み込まれる最終機械が、必要に応じて、本規則への準拠が宣言されるまで、使用しないでください。

シリアル番号



モジュール H は、グローバルなアプローチを遵守

EU

当社は、記載された製品が以下の法律、指令、規格に準拠していることを宣言します。

2011/65/EU	EN 63000:2018
2014/30/EU	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
2014/35/EU	EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/改定:2020
追加規格	NFPA 79, FCC 47 CFR パート 15、サブパート B

技術ファイルの編集権限／
承認署名者

日付:[Release date]

en	For translations see
bg	З а п р е в о д и в и ж т е
cs	Překlady viz
da	Se oversættelser på
de	Übersetzungen finden Sie unter
el	Γ ι α μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς , α ν α τ ρ έ ξ τ ε σ τ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η
es	Para ver las traducciones consulte
et	Tõlked leiate aadressilt
fi	Katso käännökset osoitteesta
fr	Pour les traductions, voir
hr	Za prijevode idite na
hu	A fordítások itt érhetők el
it	Per le traduzioni consultare
ja	翻訳については、
lt	Vertimai patalpinti
lv	Tulkojumus skatīt
nl	Voor vertalingen zie
no	For oversettelser se
pl	Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt	Consulte as traduções disponíveis em
ro	Pentru traduceri, consultați
se	För översättningar besök
sk	Preklady sú dostupné na stránke
sl	Za prevode si oglejte
tr	Çeviriler için bkz
zh	翻译见

www.struers.com/Library