

MD-Disc

Podręcznik użytkownika

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



Numer dokumentu: 16897026-01_B_pl

Data wydania: 2022.09.09

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej instrukcji jest własnością firmy Struers ApS. Powielanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody Struers ApS jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Struers ApS.

Spis treści

1	O tej instrukcji	4
2	Bezpieczeństwo	4
2.1	Przeznaczenie	4
2.2	Środki bezpieczeństwa MD-Disc	4
2.2.1	Dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania	4
3	Rozpoczęcie pracy	5
3.1	Opis urządzenia	5
3.2	Widok ogólny	5
4	Przechowywanie	6
5	Instalacja	6
5.1	Montaż dysku magnetycznego MD-Disc w urządzeniu	6
5.2	Hałas	6
6	Konserwacja i serwis	6
7	Utylizacja	6
8	Dane techniczne	7
8.1	Dane techniczne	7
9	Producent	7

1 O tej instrukcji



PRZESTROGA

Urządzenie Struers może być używane wyłącznie w połączeniu z oraz zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.



Uwaga

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Uwaga

Szczegółowe informacje znajdują się w wersji online niniejszej instrukcji.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Przeznaczenie

Tarcza MD jest przeznaczona do stosowania w urządzeniach do szlifowania/polerowania firmy Struers, aby umożliwić stosowanie powierzchni MD.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie ze sprzętem Struers przeznaczonym do tego celu.

2.2 Środki bezpieczeństwa MD-Disc



2.2.1

Dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania

Zignorowanie tych informacji i niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych.

Ogólne środki ostrożności

1. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszystkie funkcje urządzenia i wszystkich podłączonych do niego urządzeń muszą być sprawne.
2. Urządzenie to musi być bezpiecznie zamocowane na urządzeniu.
3. Podczas przemieszczania ciężkich elementów urządzeń należy nosić obuwie ochronne.

3 Rozpoczęcie pracy

3.1 Opis urządzenia


Dysk magnetyczny - MD-Disc składa się z powierzchni magnetycznej umieszczonej na metalowej podstawie. Folia magnetyczna pozwala na stosowanie powierzchni Struers MD.

MD-Disc łączy się ze sprzętem do szlifowania/polerowania, w którym jest zamontowany.

Typy:

- Średnica: 250 mm (10")
- Średnica: 300 mm (12")

3.2 Widok ogólny

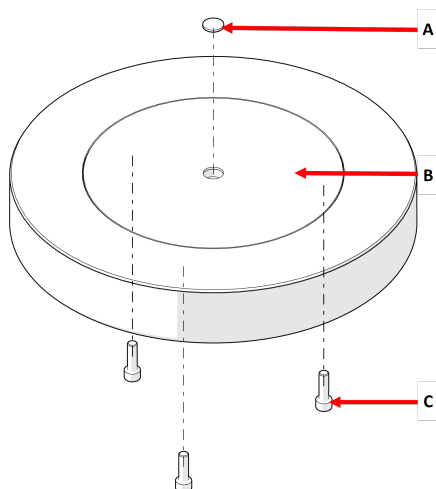

- A Nakładka ochronna
- B MD-Disc
- C Śruby, M6 x 20 mm



Uwaga

Śruby są montowane z tyłu tarczy. Należy użyć tych śrub podczas montażu dysku magnetycznego MD-Disc w urządzeniu.

4 Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w miejscu suchym i wolnym od pyłu.

5 Instalacja

5.1 Montaż dysku magnetycznego MD-Disc w urządzeniu

Struers zaleca, aby MD-Disc został zamontowany przez technika serwisu.

5.2 Hałas

Informacje na temat wartości poziomu ciśnienia akustycznego można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia, do którego podłączony jest dysk magnetyczny MD-Disc.

6 Konserwacja i serwis

Więcej informacji na temat konserwacji urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia, w którym jest ono zamontowane.

7 Utylizacja

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody utylizacji zgodnej z przepisami krajowymi należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

8 Dane techniczne

8.1 Dane techniczne

Parametr	Specyfikacja	
Dyrektywy / Normy bezpieczeństwa	Patrz: Deklaracja włączenia maszyny nieukończonyj.	
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5 – 40°C/41 – 104°F
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura otoczenia	0 – 60°C/32 – 140°F
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
Wymiary i waga	Średnica	250 mm (10")
	Średnica	300 mm (12")
	Wysokość	42 mm (1,7")
	Waga	
	Ø: 250 mm (10")	3,842 kg (9 lb)
	Ø: 300 mm (12")	6,153 kg (13 lb)
REACH	Więcej informacji na temat zasad REACH można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Struers.	

9 Producent

Struers ApS
 Pederstrupvej 84
 DK-2750 Ballerup, Dania
 Telefon: +45 44 600 800
 Faks: +45 44 600 801
www.struers.com

Odpowiedzialność producenta

Należy przestrzegać poniższych instrukcji, ponieważ ich naruszenie może spowodować uchylenie Struerszobowiązań prawnych:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście i/lub ilustracjach w niniejszej instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi może zawierać informacje o akcesoriach lub częściach niewchodzących w zakres dostarczonej wersji urządzenia.

Producent jest uznawany za odpowiedzialnego za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i działanie urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono używane, serwisowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library